

PROTAP

Cara Pengoperasian *Liquid Mixer* Indomach

No : PFPO 026

Revisi : 02

Berlaku : 2

Paraf : .

1 Tujuan

Agar alat dioperasikan dengan benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian *Liquid Mixer* Indomach di Laboratorium Formulasi Bidang R & D.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer R & D.

4 Prosedur Penggunaan

- 4.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "Bersih" terisi dan masih berlaku.
- 4.2 Hubungkan alat dengan sumber listrik 380 volt (tampilan angka 0.0 pada display).
- 4.3 Atur tinggi rendahnya baling-baling *mixer* dengan memutar saklar warna hijau ke arah (*UP*) untuk naik dan (*DOWN*) untuk turun.
- 4.4 Tekan tombol *RUN* (lampu *RUN* warna hijau menyala).
- 4.5 Atur kecepatan putaran dengan memutar pengatur kecepatan ke arah kanan untuk menambah (*Max.* 30 Hz) dan ke arah kiri untuk mengurangi kecepatan.
- 4.6 Selesai pengadukan, kurangi kecepatan sampai 0.0 Hz dan matikan alat dengan menekan tombol *STOP* (lampu indikator mati).
- 4.7 Lepaskan kabel alat dari sumber listrik 380 volt.
- 4.8 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 4.9 Bersihkan alat sesuai dengan protap pembersihan.
- 4.10 Catat aktivitas pada log book

5 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan hasil dari protap ini maka akan dilakukan sosialisasi protap dan jika perlu dilakukan revisi.

6 Catatan Perubahan

Revisi Berlaku		Perubahan	
00		Protap ini merupakan protap terbitan pertama	
01	29 Mar 2018	Protap ini merupakan revisi dari protap no. PFPO 026 revisi 00 perubahan pada format pengesahan dan kode bidang.	
02	2 1 APR 2021	Format dokumen dan logo baru Protap ini merupakan revisi untuk perubahan kode bidang pada kolom pengesahan	

7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke bidang R & D

Hlm. 2/2



PROTAP

Cara Pengoperasian *Liquid Mixer* Indomach

No : PFPO 026

Revisi : 02

Berlaku : 2 1 APR 202

Paraf

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Formulasi	LB	Crick	21 APT 2021
Diperiksa oleh	Asman Formulasi	LB	Plivat.	21 APT 2021
Disetujui oleh	Manajer R & D	LB	thre	21 APT 7021
	Manajer Pemastian Mutu	PM	o Myz	21 Apr 2021

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer R & D	21 APP 2023	1 ans	Wasili cesvai.
	Manajer Pemastian Mutu	21 Apr 2023	MAR	Marih sewai
2.	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			