

| | | |
|--|---|-----------------------|
|  indofarma | PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Oven Memmert</i> | No : PFPS 009 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Berlaku : 09 MAR 2023 |
| | | Paraf : ↓ |

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam membersihkan mesin agar mesin dalam keadaan bersih, bebas kontaminasi, terawat dan siap digunakan

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan mesin *Oven Memmert* di Laboratorium Formulasi R & D

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer R & D

4 Bahan dan Alat

- 4.1 DW (*Drinking Water*)
- 4.2 Majun / kain lap bersih

5 Prosedur

- 5.1 Pastikan mesin tidak terhubung dengan aliran listrik
- 5.2 Lepaskan rak-rak di dalam oven
- 5.3 Semprotkan air dingin pada setiap rak dan gosok dengan kain majun / lap hingga bersih, lalu keringkan dengan kain majun / lap bersih kering
- 5.4 Gunakan kain majun / lap basah yang bersih untuk menggosok bagian dalam dan luar oven, kemudian keringkan
- 5.5 Pasang kembali rak-rak bersih ke dalam oven
- 5.6 Buang kain majun / lap yang digunakan untuk sanitasi ke dalam wadah bertanda Limbah Padat B3
- 5.7 Setelah pembersihan, catat di *log book* mesin dan lengkapi label kebersihan mesin
- 5.8 Mesin siap untuk digunakan

6 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan hasil dari protap ini, maka akan dilakukan sosialisasi protap dan jika perlu dilakukan revisi

7 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|-------------|---|
| 00 | 01 Sep 2005 | Protap ini merupakan protap terbitan pertama untuk menyesuaikan format penyusunan dokumen |
| 01 | 01 Mar 2012 | Protap ini merupakan revisi untuk perbaikan uraian prosedur pelaksanaan |
| 02 | 24 Feb 2016 | Protap ini merupakan revisi perubahan penanggung jawab protap dari Asisten Manajer Formulasi menjadi Manajer R & D |
| 03 | 28 Jan 2021 | 1. Format dokumen dan logo baru 2. Protap ini merupakan revisi untuk perubahan kode bidang pada kolom pengesahan |
| 04 | 09 MAR 2023 | Penambahan proses pendokumentasian di <i>log book</i> dan label bersih |

| | | |
|---|--|---|
|  | PROTAP Cara Pembersihan Mesin Oven <i>Memmert</i> | No : PFPS 009 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Berlaku : 09 MAR 2023 |
| | | Paraf :  |

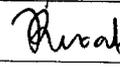
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Bidang R & D

10 Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Bidang | Tanda tangan | Tanggal |
|-------------------|------------------------|-------------|--|-------------|
| Disusun oleh | Supervisor Formulasi | LB |  | 09 Mar 2023 |
| Diperiksa oleh | Asman Formulasi | LB |  | 09 Mar 2023 |
| Disetujui oleh 1. | Manajer R & D | LB |  | 09 Mar 2023 |
| 2. | Manajer Pemastian Mutu | PM |  | 09 Mar 2023 |

11 Tinjauan

| No. | Peninjau | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|-----|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Manajer R & D | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |
| 2 | Manajer R & D | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |

