
	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan <i>Hardness Tester</i> <i>Erweka TBH 125</i>	No : PFPS 034
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>23 SEP 2019</b>
		Paraf : <i>D</i>

2019

- 1 **Tujuan**  
Agar mesin dalam keadaan bersih, bebas kontaminasi, terawat dan siap digunakan
- 2 **Cakupan**  
Protap ini berlaku untuk pembersihan *Hardness Tester Erweka TBH 125* di Laboratorium Formulasi R & D.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer R & D.
- 4 **Bahan dan Alat**
  - 4.1 Alkohol 96%
  - 4.2 Kain lap majun / kain lap bersih
- 5 **Prosedur**
  - 5.1 Pastikan mesin tidak ada hubungan dengan aliran listrik.
  - 5.2 Bersihkan tempat sampel dengan kuas.
  - 5.3 Bersihkan alat dengan kain lap majun dan alkohol 96% sampai bersih dari debu.
  - 5.4 Buang tablet sisa pemeriksaan ke dalam wadah Limbah Padat B3 dan cuci wadah penampung sisa sampel dengan deterjen, keringkan dengan kain lap majun dan alkohol 96%.
  - 5.5 Buang kain lap majun yang terkena alkohol 96% ke dalam wadah bertanda Limbah Padat B3.
  - 5.6 Alat siap untuk digunakan.
- 6 **Tindak Lanjut**  
Apabila terjadi penyimpangan hasil dari protap ini maka akan dilakukan sosialisasi protap dan jika perlu dilakukan revisi.
- 7 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	07 Apr 2017	Protap ini merupakan protap terbitan pertama.
01	<b>23 SEP 2019</b>	Format dokumen dan logo baru

- 8 **Tinjauan Ulang**  
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu.
- 9 **Distribusi**  
Secara umum protap ini didistribusikan ke :
  - Bidang R & D

	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan <i>Hardness Tester</i> <i>Erweka TBH 125</i>	No : PFPS 034
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>23 SEP 2019</b>
		Paraf : <i>D</i>

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Formulasi	LB	<i>S-15</i>	18 Sep 2019
Diperiksa oleh	Asman Formulasi	LB	<i>AS</i>	19 Sep 2019
Disetujui oleh 1.	Manajer R & D	LB	<i>AM</i>	20 Sep 2019
2.	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>MS</i>	23 Sep 2019

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer R & D	23 Sep 2021	<i>AM</i>	masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	23 sep 2021	<i>MS</i>	masih sesuai
2	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			