

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Granulator Stokes (Molen)	No : PHPPM019
		Revisi : 03
		Berlaku : <b>03 FEB 2023</b>
		Paraf : <i>l.</i>

### 1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

### 2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan cara pengoperasian mesin granulator stokes (molen) yang ada di Produksi Herbal.

### 3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi

### 4 Prosedur

- 4.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 4.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari bets / produk sebelumnya.
- 4.3 Masukkan stop kontak.
- 4.4 Pastikan alat pengunci penampung massa terkunci dengan baik (posisi dibawah panel).
- 4.5 Putar power ke arah ON pada panel mesin (Warna merah)
- 4.6 Atur timer untuk lamanya proses pencampuran.
- 4.7 Tekan tombol hijau (ujung kanan), untuk melakukan pemutaran secara otomatis .
- 4.8 Tekan tombol merah untuk melakukan pemberhentian mesin.
- 4.9 Bila proses pencampuran telah selesai, buka kembali tutup penampung massa tersebut, tarik tangkai hitam (alat pengunci) ke kanan, serta tarik ke bawah tangkai hitam yang ada disebelah kiri atas penampung massa.
- 4.10 Tekan tombol warna hijau yang ada ditengah (manual) untuk menurunkan sisa massa.
- 4.11 Cabut stop kontak yang berhubungan dengan aliran listrik.
- 4.12 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 4.13 Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

### 5 Pustaka

-

### 6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	25 Feb 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011</li> <li>2. Perubahan Prosedur pada point : 4.1, 4.2, 4.11, 4.12</li> </ol>
02	15 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, prosedur, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	<b>03 FEB 2023</b>	Pada tinjauan ulang, pengesahan dan tinjauan

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Granulator Stokes (Molen)	No : PHPPM019
		Revisi : 03
		Berlaku : <b>03 FEB 2023</b>
		Paraf : 

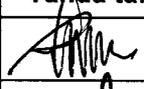
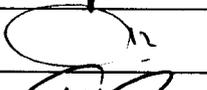
#### 7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

#### 8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Herbal*.

#### 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		03 Feb 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		03 Feb 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		03 Feb 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		03 Feb 2023

#### 10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			