
	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Mesin Granulator Stokes (Molen)	No : PHPPM020
		Revisi : 03
		Berlaku : 03 FEB 2023
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk kegiatan pembersihan mesin granulator stokes (molen) yang ada di Produksi Herbal

**3 Penanggung Jawab**

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi

**4 Bahan / Alat**

- 4.1 Lap bersih(kain majong).
- 4.2 HDW (Hot Drinking Water)

**5 Prosedur**



- 5.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "kotor" terisi.
- 5.2 Pastikan mesin dalam keadaan mati / OFF.
- 5.3 Cabut stop kontak.
- 5.4 Bersihkan mesin molen dari sisa-sisa massa.
- 5.5 Dengan menggunakan lap yang dibasahi dengan HDW, lap bagian dalam maupun luar mesin granulator stokes sampai bersih dari sisa-sisa masa yang masih menempel di dalam mesin.
- 5.6 Keringkan mesin menggunakan lap kering.
- 5.7 Tutup bagian penampung massa di mesin menggunakan plastik bening bersih.
- 5.8 Lakukan pembersihan setiap kali setelah digunakan atau tiga hari sekali jika mesin tidak digunakan.
- 5.9 Catat aktifitas pembersihan peralatan pada logbook.
- 5.10 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 5.11 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal

**6 Pustaka**

HAS2300

**7 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	25 Feb 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011</li> <li>2. Perubahan Prosedur pada point : 5.1,5.8, 5.9, 5.10</li> <li>3. Perubahan Pustaka</li> </ol>

	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Mesin Granulator Stokes (Molen)	No : PHPPM020
		Revisi : 03
		Berlaku : <b>03 FEB 2023</b>
		Paraf : 

02	15 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, prosedur, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	<b>03 FEB 2023</b>	Pada tinjauan ulang, pengesahan dan tinjauan

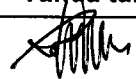
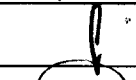
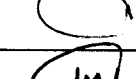
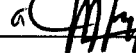
### 8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

### 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		03 Feb 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		03 Feb 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		03 Feb 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		03 Feb 2023

### 11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			