
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Simplisia Washing BEM	No : PHPPM051
		Revisi : 05
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

1. Tujuan

Agar peralatan dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian simplisia washing bem di Produksi Herbal

3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

4. Bahan dan Alat

4.1. Simplisia washing bem

5. Prosedur



- 5.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "bersih" terisi dan masih berlaku.
- 5.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari bets / produk sebelumnya.
- 5.3 Tutup valve di bagian bawah simplisia washing bem.
- 5.4 Pastikan saringan terpasang pada bak pencucian 1, bak pencucian 2 dan bak pencucian 3.
- 5.5 Pastikan posisi saringan pada bak pencucian 3 lebih tinggi dari posisi saringan pada bak pencucian 2, dan posisi saringan pada bak pencucian 2 lebih tinggi dari posisi saringan pada bak pencucian 1. (DW mengalir dari bak pencucian 3 ke bak 2 lalu ke bak 1, dimana awal pencucian dimulai dari bak pencucian 1)
- 5.6 Buka tutup valve dibagian bawah simplisia washing bem untuk mengalirkan air dari bak pencucian setelah proses pencucian selesai.
- 5.7 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".
- 5.8 Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

6. Pustaka

-

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	29 Mar 2018	Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011
02	04 Mar 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011 2. Perubahan Prosedur pada point : 4.1 sampai 4.11
03	04 Mar 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Prosedur pada point : 5.1 sampai 5.8 2. Perubahan Bahan dan Alat pada point : 4.1
04	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Simplisia Washing BEM	No : PHPPM051
		Revisi : 05
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

05	20 JUN 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
----	-------------	---

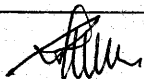
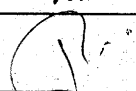

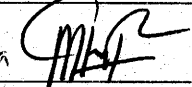
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		20 JUN 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		20 JUN 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		20 JUN 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		20 JUN 2023

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			