 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Ultraturax	No : PHPPM086
		Revisi : 01
		Berlaku : 17 FEB 2022
		Paraf : G

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan dihasilkan produk yang memenuhi syarat

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin ultraturax yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Prosedur

- 4.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 4.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari betas / produk sebelumnya.
- 4.3 Sambungkan steker mesin dengan stop kontak.
- 4.4 Tekan tombol warna hijau (ON), baling-baling mixer akan berputar dan di display menunjukkan angka.
- 4.5 Atur kecepatan dengan memutar tombol putih ke arah min dan max.
- 4.6 Untuk mengatur tinggi dan rendah posisi baling-baling mixer, putar tangkai penahan ultra turax ke arah kiri dan kanan.
- 4.7 Untuk mematikan baling-baling mixer, tekan tombol warna merah (OFF).
- 4.8 Lepaskan steker mesin dari stop kontak untuk memastikan mesin sudah mati
- 4.9 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 4.10 Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

5. Pustaka

-

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	26 Nov 2019	Protap terbitan pertama
01	17 FEB 2022	Pada nama bidang

7 Tinjauan Ulang




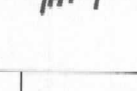
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Ultraturax	No : PHPPM086
		Revisi : 01
		Berlaku : 17 FEB 2022
		Paraf : G

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		21 Jan 2022
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		21 Jan 2022
Disetujui oleh	Head of Extract & Natural Medicine	HP		27 Jan 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		17 Feb 2022

10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			