	PROTAP Cara Pembersihan Alat <i>Band Seal</i> "Showy SY-M901C"	No : PHPPM093
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : ↓

1 Tujuan

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan alat band seal "showy SY-M901C" yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Bahan / Alat

- 4.1 Alkohol 70%
- 4.2 Kain Majong/ kain lap/ kanebo
- 4.3 Oil untuk band sealer

5. Prosedur

- 5.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "kotor" terisi.
- 5.2 Semprot band seal dengan oil khusus, lalu lap dengan majong.
- 5.3 Bersihkan permukaan dan bagian-bagian alat dengan majong yang dibasahi alkohol 70%.
- 5.4 Lakukan pembersihan alat band seal "showy SY-M901C" setiap pergantian item.
- 5.5 Catat aktifitas pembersihan peralatan pada *log book*.
- 5.6 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 5.7 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal.

6. Pustaka

HAS23000

7. Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 Okt 2019	Protap terbitan pertama
01	30 NOV 2021	Pada nama bidang

8. Tinjauan Ulang

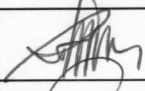

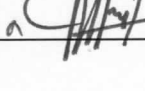
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

9. Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Alat <i>Band Seal</i> "Showy SY-M901C"	No : PHPPM093
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		30 NOV 2021

11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			