
	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat <i>Domnick Hunter</i>	No : PHPPM096
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>30 NOV 2021</b>
		Paraf : 

### 1 Tujuan

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

### 2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan alat *domnick hunter* yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

### 3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

### 4. Bahan / Alat

- 4.1 Drinking water (DW)
- 4.2 Alkohol 70%
- 4.3 Kain Majong/ kain lap/ kanebo

### 5. Prosedur

- 5.1 Cara Pembersihan
  - 5.1.1 Pastikan alat dalam kondisi mati dan tidak terhubung dengan sumber listrik
  - 5.1.2 Cabut slang dan bersihkan, sesuai dengan protap pembersihan slang.
  - 5.1.3 Bersihkan wadah stainless dan tutup dengan kain majong yang dibasahi DW lalu dengan alkohol 70% dan biarkan mengering.
  - 5.1.4 Pasang kembali slang.
  - 5.1.5 Pembersihan *domnick hunter* dilakukan setiap pergantian item
- 5.2 Catat aktifitas pembersihan peralatan pada *log book*.
- 5.3 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 5.4 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal.

### 6. Pustaka

HAS23000

### 7. Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 Okt 2019	Protap terbitan pertama
01	<b>30 NOV 2021</b>	Pada nama bidang

### 8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

### 9. Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat <i>Domnick Hunter</i>	No : PHPPM096
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>30 NOV 2021</b>
		Paraf : 

**10. Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i>	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		30 NOV 2021

**11. Tinjauan**

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			