
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Stripping	No : PHPPM097
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 NOV 2022
		Paraf : 

1. Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin stripping yang ada di Produksi Herbal.

3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.



3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Alat dan Bahan

5. Prosedur

5.1 Cara pengoperasian

- 5.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 5.1.2 Pastikan kebenaran produk ruahan yang akan dikemas, termasuk dokumennya.
- 5.1.3 Pastikan kebenaran alufoil cetak dan polos yang akan digunakan.
- 5.1.4 Atur penandaan sesuai dengan nomor bets dan daluwarsa dari produk yang akan dikemas.
- 5.1.5 Pasang *hopper, mould, level* dan *feeding rail/block* yang akan digunakan.
- 5.1.6 Hubungkan kabel power dengan stop kontak.
- 5.1.7 Buka katup angin.
- 5.1.8 Putar saklar power posisi "on".
- 5.1.9 Atur temperatur dengan menekan tombol pada F6 (parameter input/memasukkan parameter) untuk pemanasan sebelah kiri (*heating LHS*) dan pemanasan sebelah kanan (*heating RHS*).
- 5.1.10 Atur tingkat peringatan tablet berjejal (*tablet jam warning level*), tingkat berhenti posisi "hand" (*tablet jam stop level*) dan waktu (*display time massage*) dengan tetap menekan tombol F6.
- 5.1.11 Tekan tombol F7 untuk tampilan nilai-nilai yang tadi diinput.
- 5.1.12 Pasang alufoil cetak dan polos sesuai dengan alurnya.
- 5.1.13 Tekan tombol "jog" (T) untuk setting pertama alufoil.
- 5.1.14 Tekan tombol putih "tablet infeed unit" vibrator manual untuk awal pengisian tablet ke feeding rail.
- 5.1.15 Tekan tombol *vibrator* dan *scissor (cutting)* ke posisi "on". (tombol F3)
- 5.1.16 Tekan tombol berwarna hijau untuk menjalankan mesin.
- 5.1.17 Apabila mesin sudah berjalan lancar, tekan tombol drive ke auto.
- 5.1.18 Untuk mematikan mesin :
 - 5.1.18.1 Tekan tombol heating ke posisi "off". (tombol F3)
 - 5.1.18.2 Tekan tombol vibrator ke posisi "off". (tombol F3)
 - 5.1.18.3 Putar saklar power ke posisi "off".
 - 5.1.18.4 Cabut kabel power dari stop kontak.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Stripping	No : PHPPM097
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 NOV 2022
		Paraf : 

5.1.18.5 Tutup katup angin dengan menurunkan handle ke posisi tegak lurus terhadap pipa.

5.1.19 Selama mesin beroperasi, bila terjadi gangguan/keadaan darurat, tekan tombol berwarna merah pada panel mesin.

5.1.20 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".

5.1.21 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

6. Pustaka

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	18-11-2020	Protap terbitan pertama
01	22 NOV 2022	Pada tinjauan ulang, pengesahan dan tinjauan

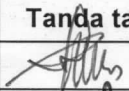

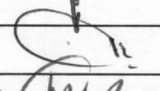
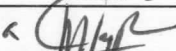
8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

9. Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		21 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		21 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		21 NOV 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		21 NOV 2022

11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			