
	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pengisian Sirup atau Suspensi Allers Mfg (Avanti)	No : PHPPM099
		Revisi : 01
		Berlaku : 22 NOV 2022
		Paraf : 

### 1. Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

### 2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin pengisian sirup atau suspensi Allers Mfg (Avanti) yang ada di Produksi Herbal.

### 3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

### 4. Alat dan Bahan

-

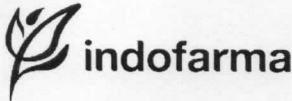

### 5. Prosedur

#### 5.1 Cara pengoperasian

- 5.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 5.1.2 Pastikan kebenaran produk ruahan yang akan dikemas, termasuk dokumennya.
- 5.1.3 Pastikan kebenaran botol dan alucap yang akan digunakan.
- 5.1.4 Hubungkan steker dengan stop kontak 380 V.
- 5.1.5 Isi vessel penampung atau *hopper* dengan massa dan tutup.
- 5.1.6 Set volume pengisian dengan cara memutar mur di ujung piston ke arah kanan untuk menaikkan volume dan ke arah kiri untuk mengurangi volume.
- 5.1.7 Siapkan wadah/botol dibawah *nozzle* pengisian.
- 5.1.8 Hidupkan mesin dengan menekan tombol ke posisi ON maka massa akan mengalir ke dalam botol, matikan mesin.
- 5.1.9 Periksa kesesuaian volume pengisian, jika belum sesuai, lakukan setting sampai volume pengisian sesuai dengan yang dikehendaki.
- 5.1.10 Atur speed pengisian dengan cara memutar tombol speed, dengan skala 0-100.
- 5.1.11 Periksa hasil pengisian tiap 15 menit sekali (sesuai CPB pengolahan), jika terjadi penyimpangan sampai batas tindakan laporkan ke supervisor.
- 5.1.12 Jika pengisian sudah selesai, matikan mesin dengan menekan tombol ke posisi OFF, putuskan hubungan listrik.
- 5.1.13 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".
- 5.1.14 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

### 6. Pustaka

-

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pengisian Sirup atau Suspensi Allers Mfg (Avanti)	No : PHPPM099
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>22 NOV 2022</b>
		Paraf : 

### 7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	18-11-2020	Protap terbitan pertama
01	<b>22 NOV 2022</b>	Pada tinjauan ulang, pengesahan dan tinjauan


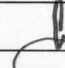
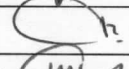
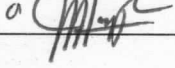
### 8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

### 9. Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

### 10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		21 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		21 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		21 NOV 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		21 NOV 2022

### 11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			