
	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Automatic Sealing Bottle (Power Pack)	No : PHPPM112
		Revisi : 00
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin automatic sealing bottle yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Alat dan Bahan

-

5. Prosedur

5.1 Cara pengoperasian

- 5.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 5.1.2 Pastikan kebenaran produk yang akan diayak, termasuk dokumennya.
- 5.1.3 Hubungkan kabel power dengan stop kontak.
- 5.1.4 Hidupkan mesin dengan menekan tombol power (lampu menyala).
- 5.1.5 Atur suhu mesin sesuai kebutuhan.
- 5.1.6 Tekan tombol induce ke posisi ON untuk menjalankan conveyor.
- 5.1.7 Atur kecepatan conveyor dengan memutar speed adjusting sesuai kebutuhan.
- 5.1.8 Matikan mesin dengan cara :
 - 5.1.8.1 Tekan tombol induce ke posisi OFF.
 - 5.1.8.2 Tekan tombol power ke posisi OFF.
- 5.1.9 Cabut aliran listrik dari instansi listrik.
- 5.1.10 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".
- 5.1.11 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

6. Pustaka


-

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	05 OCT 2021	Protap terbitan pertama

8 Tinjauan Ulang

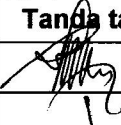
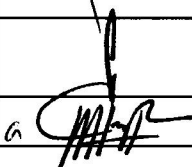
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Automatic Sealing Bottle (Power Pack)	No : PHPPM112
		Revisi : 00
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Extract & Natural Medicine*.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		05 Okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		05 Okt 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		05 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 Okt 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No. : F-WM-01-08
Rev. : 00
Berlaku : 01 September 2013

Tanggal : 06 OKTOBER 2021
Waktu : 07.15 s/d 08.00
Tempat : R. PRODUKSI HERBAL
Agenda : SOSIALISASI PROTAP NOMOR PPHPM110, REV=00
PPHPM112, REV=00
PPHPM109, REV=00

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	Nomor Telepon	Tanda Tangan
1	MARSONO	NATEX			
2	Suwandi	---			
3	A. Junaedi	natex			
4	Gember	---			
5	M-TOHA	---			
6	Saiful L	---			
7	DARMAWAN	---			
8	Nawan Wardani	NATEX			
9	M. ABAL	---			
10	SANOFURIN	---			
11	Scmijo. H	---			
12	DJOKO - S	NATEX			
13	Rustanto	NATEX			
14	Hari A.	NATEX			
15	Pradiptya RIZKY	NATEX			
16	Lolita	NATEX			Jost. 2