 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin <i>Vacuum Sealer</i>	No : PHPPM115
		Revisi : 00
		Berlaku : 10 AUG 2022
		Paraf : <i>J.</i>

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin vacuum sealer di Produksi Herbal.

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

4 Prosedur

4.1. Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "bersih" terisi dan masih berlaku.

4.2. Hubungkan *steker* dengan *stop* kontak 220 V.

4.3. Tekan tombol "Seal Time" untuk mengatur waktu penyegelan yang diinginkan.

4.4. Biarkan vacuum sealer menyala selama 5 menit sebelum digunakan.

4.5. Bila menggunakan vakum, tekan tombol vakum.

4.6. Posisikan dua sisi bahan aluminium/plastik yang akan direkatkan/disejel di bantalan sealer kemudian turunkan bagian atas sealer, tekan hingga mulut sealer merapat, biarkan selama 30-60 detik/ sampai alarm berbunyi. Pastikan sampai kedua sisi aluminium/plastik merekat.

4.7. Cabut steker dari stop kontak untuk mematikan vacuum sealer.

4.8. Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".

4.9. Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

5 Pustaka

-

6 Catatan Perubahan


Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 AUG 2022	Protap terbitan pertama

7 Tinjauan Ulang




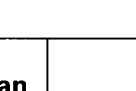
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Extract & Natural Medicine*.

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin <i>Vacuum Sealer</i>	No : PHPPM115
		Revisi : 00
		Berlaku: 10 AUG 2022
		Paraf : ↓

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		8 Agustus 2022
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		8 Agustus 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		8 Agustus 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		9 Ags 2022

10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08

Revisi : 01

Berlaku : 23 Jul 2018

Hal. : 1 / 1

Tanggal : 10 Agustus 2022

Waktu : 07.15 - 08.00 WIB

Tempat : Gedung Produksi Herbal

Agenda : Sosialisasi Protap perihal no. protap PHPPM115 rev. 00, PHPPM116 rev. 00

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	Muhammad Lutfi	Herbal			
2	Hari Ardian	Herbal			
3	ABUS .DJ	- 11 -			
4	Ardika Bagus P	- 11 -			
5	Saeful .L	- 11 -			
6	Wawan Wardani	- 11 -			
7	Sana Sudin	- 11 -			
8	Rohman	- 11 -			
9	DARMAWAN	- 11 -			
10	M.W. HASYIM	- 11 -			
11	MARSONO	Herbal			
12	Muhammad / gbul	- 11 -			
13	A. Junaedi	- 11 -			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					