

| | | |
|---|---|---|
|  | PROTAP Cara Pengoperasian Oven Memmert UM800 | No : PHPPM117 |
| | | Revisi : 00 |
| | | Berlaku : 30 AUG 2022 |
| | | Paraf :  |

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian oven memmert di Produksi Herbal.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator.

4 Prosedur

- 4.1. Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "bersih" terisi dan masih berlaku.
- 4.2. Hubungkan *steker* dengan *stop* kontak 220 V.
- 4.3. Putar tombol utama :
 - 4.3.1 Posisi I untuk pengoperasian oven secara berkelanjutan.
 - 4.3.2 Posisi O untuk pengoperasian dengan waktu
 - 4.3.3 Posisi 0 untuk mematikan oven
- 4.4. Setting suhu pada display 40° - 60° C,
- 4.5. Atur pengatur udara (fresh air) pada angka 6.
- 4.6. Sebelum dipakai, tunggu sampai display menunjukkan angka 40°-60°C ± 2 (pintu dalam keadaan tertutup rapat).
- 4.7. Cek tiga lampu sinyal (dibawah tombol utama) pada display oven :
 - 4.7.1 Lampu menyala hijau berarti oven siap beroperasi.
 - 4.7.2 Lampu menyala merah berarti alarm yang menandakan terjadi masalah pada oven.
 - 4.7.3 Lampu menyala kuning berarti kondisi oven terlalu panas.
- 4.8. Selesai proses pengeringan, matikan display suhu, tombol waktu dan tombol power.
- 4.9. Cabut steker dari stop kontak untuk mematikan oven.
- 4.10. Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".
- 4.11. Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

5 Pustaka

- 5.1 *Memmert Operating Instructions*

6 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|-------------|-------------------------|
| 00 | 30 AUG 2022 | Protap terbitan pertama |

| | | |
|---|---|----------------------|
|  | PROTAP Cara Pengoperasian Oven Memmert UM800 | No : PHPPM117 |
| | | Revisi : 00 |
| | | Berlaku: 30 AUG 2022 |
| | | Paraf : J. |

7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Extract & Natural Medicine*.

9 Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Bidang | Tanda tangan | Tanggal |
|----------------|------------------------|-------------|--|-------------|
| Disusun oleh | Supervisor Produksi | PR |  | 08 Agu 2022 |
| Diperiksa oleh | Asman Produksi | PR |  | 08 AGU 2022 |
| Disetujui oleh | Manajer Produksi | PR |  | 08 AgU 2022 |
| | Manajer Pemastian Mutu | PM | | 30 AgU 2022 |

10 Tinjauan

| No | Peninjau | Tgl Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|----|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Manajer Produksi | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |
| 2 | Manajer Produksi | | | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08
Revisi : 01
Berlaku : 23 Jul 2018
Hal. : 1 / 1

Tanggal : Senin, 08 Agustus 2022

Waktu : 07.15 - 08.00 WIB

Tempat : Gedung Produksi Herbal

Agenda : Sosialisasi Protap perihal no. protap PHPPM117 rev. 00, PHPPM118 rev. 00

| No | Nama | Instansi / Bidang | Alamat Email | No. Telepon | Tanda Tangan |
|----|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | MARSONO | MATEX | - | - | |
| 2 | MUHAMMAD LITFI | MATEX | - | - | |
| 3 | ABUS.DD | - " - | - | - | |
| 4 | M.W.HASYIM | - " - | - | - | |
| 5 | Gurubel | - " - | - | - | |
| 6 | DARMAWAN | - " - | - | - | |
| 7 | Andika B P | - " - | - | - | |
| 8 | M. IQBAL | - " - | - | - | |
| 9 | Sarnijo. H | - " - | - | - | |
| 10 | Wawan Wardani | - " - | - | - | |
| 11 | Saeful.L | - " - | - | - | |
| 12 | Aris Setiawan | MATEX | - | - | |
| 13 | Rahman | MATEX | - | - | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |