

	PROTAP Cara Pembersihan Kontainer Plastik Untuk Menampung Produk	No : PHPPS033
		Revisi : 03
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : ↓

1 Tujuan

Agar pembersihan kontainer plastik untuk menampung produk dapat dilakukan dengan benar, untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari sisa produk atau bahan.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan kontainer plastik yang digunakan di Produksi Extract & Natural Medicine.

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine.

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana.

4 Alat dan Bahan

4.1 HDW

4.2 DW

4.3 Alkohol 70%

4.4 Kain Majong

4.5 Udara bertekanan/kompresor

5 Prosedur

5.1 Bawa kontainer plastik ke ruang cuci.

5.2 Siram seluruh bagian kontainer plastik dengan DW.

5.3 Bersihkan seluruh bagian kontainer dengan Kain majong yang dibasahi air. Bersihkan dengan HDW atau alkohol 70% untuk noda yang sulit dibersihkan.

5.4 Bilas dengan DW sampai bersih.

5.5 Keringkan dengan udara bertekanan (kompresor) atau kain majong bersih dan kering.

5.6 Lakukan pembersihan kontainer plastik setiap selesai digunakan

5.7 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal

6 Pustaka

HAS23000

	PROTAP Cara Pembersihan Kontainer Plastik Untuk Menampung Produk	No : PHPPS033
		Revisi : 03
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00		Protap terbitan pertama
01	06 Apr 2018	Perubahan pada judul dan format
02	24 Okt 2019	Perubahan pada prosedur point 5.3 sampai 5.6
03	30 NOV 2021	Pada nama bidang

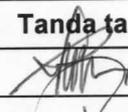
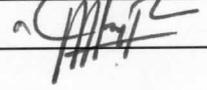
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Head of Extract & Natural Medicine dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	Head of Extract & Natural Medicine	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		30 NOV 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			