

 indofarma	PROTAP Cara Penggunaan DIW <i>(Deionized Water)</i>	No : PHPPS043
		Revisi : 03
		Berlaku : 09 MAR 2023
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**
Agar DIW yang digunakan untuk produksi sesuai dengan baku mutu yang ditentukan
- 2 **Cakupan**
Protap ini berlaku untuk penggunaan DIW di Produksi Herbal
- 3 **Penanggung Jawab**
 - 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal
 - 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi
- 4 **Definisi**
 - 4.1 DIW = Deionized Water
- 5 **Prosedur**
 - 5.1 Periksa tanggal akhir penggunaan *user point* DIW dalam Log Book Penggunaan DIW
 - 5.2 Bila ditemukan penggunaan *user point* DIW tersebut sebelumnya telah melebihi 24 jam, lakukan *flushing* dengan cara membuka *valve* DIW selama minimal 5 menit
 - 5.3 Tutup kembali *valve* DIW
 - 5.4 Catat kegiatan *flushing* dalam Log Book DIW
 - 5.5 DIW siap digunakan
 - 5.6 Setelah selesai digunakan, catat kembali dalam Log Book penggunaan DIW

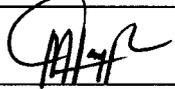
6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	28 Okt 2016	Protap terbitan pertama
01	13 Feb 2019	Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011
02	24 Feb 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, prosedur, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	09 MAR 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, prosedur, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

- 7 **Tinjauan Ulang**
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu
- 8 **Distribusi**
Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

	PROTAP Cara Penggunaan DIW (Deionized Water)	No : PHPPS043
		Revisi : 03
		Berlaku : 09 MAR 2023
		Paraf : 

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		20 Feb 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		09 Mar 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		09 Mar 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		9 mar 2023

10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			