

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Alat Uji Kebocoran Striping/Blistering/Sachet	No : PKMO036
		Revisi : 04
		Berlaku : <b>13 SEP 2019</b>
		Paraf : 

### 1 Tujuan

Supaya pengoperasian mesin menggunakan prosedur yang sama sehingga diperoleh hasil yang benar dan kerusakan karena salah pengoperasian dapat dihindari.

### 2 Cakupan

Prosedur ini berlaku untuk pengoperasian alat uji kebocoran strip/blister/sachet di Seksi Pengemasan.

### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer Produksi.

### 4 Definisi

B3 = Bahan Beracun dan Berbahaya.

### 5 Bahan dan Alat

- 5.1 Air Cuci (DW).
- 5.2 Larutan *Methylen blue*.

### 6 Prosedur

#### 6.1 Cara pengoperasian :

- 6.1.1 Pakailah alat pelindung diri sebelum proses dimulai seperti pakaian kerja (*wearpack*), masker, topi, sarung tangan dan sepatu atau alat pelindung diri lainnya yang ditentukan.
- 6.1.2 Hubungkan steker kompresor dengan stop kontak 220 vol dan setel *main switch* pada posisi "OFF" serta setel timer pada posisi angka "2" yang menunjukkan waktu 2 menit.
- 6.1.3 Masukkan produk (strip/blister/sachet) yang akan diuji ke dalam wadah berisi larutan *methylen blue*, yang ada pada tabung hampa udara, kemudian tutup tabung tersebut.
- 6.1.4 Putar *main switch* tabung ke posisi "VACUUM", tunggu sampai regulator tabung menunjukkan angka 25 cmHg setara dengan 0,03 MPa, lalu putar kembali pada posisi "OFF".
- 6.1.5 Putar *main switch* tabung ke posisi "TIMER".
- 6.1.6 Biarkan tekanan kembali ke posisi 0 cmHg / MPa.
- 6.1.7 Putar kembali *main switch* pada posisi "OFF".
- 6.1.8 Buka tabung, ambil produk yang diuji, bilas dengan air bersih.
- 6.1.9 Buka strip/blister/sachet, periksa adanya kebocoran yang ditandai dengan adanya rembesan larutan *methylen blue* ke dalam strip/blister/sachet.
- 6.1.10 Jika ditemukan kebocoran pada produk yang diuji, lakukan uji ulang satu kali. jika masih bocor lakukan perbaikan settingan mesin atau perbaikan pada mesin.
- 6.1.11 Catat kegiatan di log book.

6.2 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.

### 7 Tindak Lanjut

Apabila terjadi kesalahan dari pengoperasian mesin yang dapat mengakibatkan tidak beroperasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan formulir WO.

### 8 Pustaka

Tidak ada.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Alat Uji Kebocoran Striping/Blistering/Sachet	No : PKMO036
		Revisi : 04
		Berlaku : <b>13 SEP 2019</b>
		Paraf : 

### 9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
03	06 Apr 2017	1. Perubahan pada prosedur dan penghilangan bahasa Inggris. 2. 1 Mpa = 10 <sup>4</sup> MBar = 7500,616 mmHg.
04	<b>13 SEP 2019</b>	1. Perubahan format baru sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen No. XQS011 Revisi 05. 2. Perubahan pada Prosedur.

### 10 Tinjauan Ulang

Protap ini akan di tinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

### 11 Distribusi

Secara umum salinan protap ini akan didistribusikan ke :

11.1 Bidang Produksi.

### 12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengemasan	PR		12 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengemasan	PR		12 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		12 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 SEP 2019

### 13 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	23 SEP 2019 20/21		Protap tersebut masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	27 SEP 2019		masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			



## DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08  
Revisi : 01  
Berlaku : 23 Jul 2018  
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 12 SEP 2018  
Waktu :  
Tempat : Seksi Pengemasan, Bidang Produksi  
Agenda : Sosialisasi Protap Cara Pengoperasian Alat Uji Kebocoran Stripping/Blister/Sachet, No. PKMO036 Revisi 04

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	M. Khamfudin	Produser I		0813 1074 6256	
2	SURYA	"		0821 72772044	
3	Asep SUNDI	"		0813 1671 3000	
4	Dindin Waluya	"			
5	Parsewo	"		0812 80670210	
6	Sutrisno	"		0812 80896787	
7	Thorng H.	"		0859 2157 6888	
8	Pujo Wantoro	"		08 2123675371	
9	M. Saeful	"		08129 3504932	
10	Ahmad H.	"		0812 97801848	
11	Dedi. S	"		081399990527	
12	Irfan Taufik	"		0813 94690412	
13	A. TOHIRIN	"		087830488552	
14	Kusnadi	"		085890558819	
15	Subagyo	"		081213516967	
16	M. Lutfi	"		082297875001	
17	Ade. t	"		082123445712	
18	Mustofa.	"		081908674659	
19	Eko - A	"		085217008659	
20	A. Lutfi	"		085280616626	

