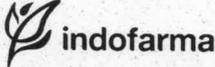
	PROTAP Cara Pembersihan Timbangan Elektronik CHQ (Type AJ Series)	No : PKMS038
		Revisi : 02
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

1. **Tujuan**
Untuk menjaga peralatan tetap dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.
2. **Cakupan**
Prosedur tetap (protap) ini berlaku untuk pembersihan timbangan merk CHQ Tipe AJ SERIES (AJ302B, AJ602B, AJ1002B, AJ2002B, AJ3001B, AJ6001B) pada unit pengemasan tablet/kapsul.
3. **Penanggung Jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Pengemasan.
4. **Bahan dan Alat**
 - 4.1 Alkohol 70%
 - 4.2 Kain lap
5. **Prosedur**
 - 5.1 Pakailah alat pelindung diri sebelum proses produksi dimulai seperti pakaian kerja, masker, topi, sarung tangan, sepatu dan alat pelindung lainnya yang ditentukan.
 - 5.2 Pastikan timbangan telah tercabut dari listrik.
 - 5.3 Bersihkan penampang timbangan dari debu / kotoran dengan kain lap yang sudah dibasahi air.
 - 5.4 Desinfeksi penampang timbangan dengan menggunakan kain lap yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%.
 - 5.5 Setelah bersih, lap timbangan dengan kain yang bersih dan kering.
 - 5.6 Catat aktivitas pada *log book* Timbangan.
 - 5.7 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.
6. **Tindak Lanjut**
Apabila mesin tidak dapat dioperasikan setelah dilakukan sanitasi, maka supervisor harus melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan mengisi formulir *Work Order* (WO).
7. **Lampiran**
 - 7.1 Formulir *log book* Timbangan
8. **Pustaka**
Tidak Ada
9. **Catatan Perubahan**

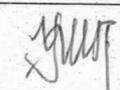
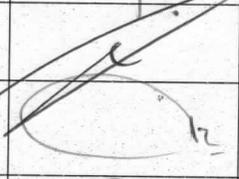
Revisi	Berlaku	Perubahan
01	28 November 2018	Perubahan menggunakan format baru
02	25 OCT 2022	1. Masa berlaku dokumen telah habis 2. Perbaikan uraian prosedur pelaksanaan dan perubahan cairan pembersih dari Sabun menjadi Alkohol 70%
10. **Tinjauan Ulang**
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

	PROTAP Cara Pembersihan Timbangan Elektronik CHQ (Type AJ Series)	No : PKMS038	25 OCT 2022
		Revisi : 02	
		Berlaku : 25 OCT 2022	
		Paraf : 	

11. Distribusi

Secara umum, salinan protap ini akan didistribusikan ke :
 11.1 Bidang Produksi

12. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengemasan	PR		25 Okt 2022
Diperiksa oleh	Asman Pengemasan	PR		25 Okt 2022
Disetujui oleh	Manager Produksi	PR		25 Okt 2022
	Manager Pemastian Mutu	PM		25 Oct 2022

13. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			