
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Tapped Volumeter Erweka SVM 102	No. : PMAO32
		Rev. : 03
		Berlaku : 08 JUN 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Supaya pengoperasian alat menggunakan prosedur yang sesuai dan benar sehingga diperoleh hasil yang baik dan benar dan kerusakan alat akibat kesalahan pengoperasian dapat dihindari.

2 Cakupan

Cara pengoperasian Tapped Volumeter ini hanya untuk Tapped Volumeter merek Erweka SVM-102.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer R & D

4 Prosedur


- 4.1 Pastikan label kalibrasi masih berlaku, bila sudah kadaluarsa laporkan kepada petugas kalibrasi/ Supervisor Metoda Analisis
- 4.2 Hubungkan alat ke sumber listrik 220 volt.
- 4.3 Tekan tombol **POWER** (pada bagian belakang kanan atas) ke ke posisi **ON** (atas).
- 4.4 Tekan angka pada *keypad* bila ingin mengoperasikan alat sesuai dengan waktu, misalnya selama 10 menit, maka tekan **0** tekan **ENTER**, tekan **10** tekan **ENTER**, tekan **0** tekan **ENTER**, maka pada *display* akan tertulis **0h 10m 0s**.
- 4.5 Untuk merubah berdasarkan pada jumlah *strokes* (hentakan), misalnya 500, 750 atau 1250 hentakan, maka tekan **F3**, tekan angka **500**, **750** atau **1250** tekan **ENTER**, pada *display* akan tertulis angka **500**, **750** atau **1250**
- 4.6 Untuk melakukan uji, tekan **F1** atau **START** pada *keypad*, tunggu sampai *strokes* (hentakan) berhenti.
- 4.7 Tekan tombol **POWER** ke posisi **OFF** bila pengujian telah selesai.
- 4.8 Bersihkan dan rapikan alat setiap selesai penggunaan.
- 4.9 Catat pemakaian alat pada Formulir FQS005 *Log Book* pemakaian mesin/ peralatan/ instrumen.
- 4.10 Matikan alat dengan mencabut aliran listrik dari sumbernya.

5 Pustaka

Erweka * *Instructions Manual Tapped Volumeter Type SVM 100 / SVM 200*

6 Catatan Perubahan

Rev	Berlaku	Perubahan
01	15 Apr 2015	Perubahan format dokumen
02	26 Apr 2019	Perubahan format dokumen dan logo indofarma
03	08 JUN 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Pengecekan Label Kalibrasi 2. Penambahan Formulir FQS005 sebagai Logbook

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Tapped Volumeter Erweka SVM 102	No. : PMAO32
		Rev. : 03
		Berlaku : 08 JUN 2021
		Paraf : <i>[Signature]</i>

7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

Bidang R & D

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Metode Analisis	LB	<i>[Signature]</i>	25 MEI 2021
Diperiksa oleh	Asman Metode Analisis	LB	<i>[Signature]</i>	25 MEI 2021
Disetujui oleh	1. Manajer R & D	LB	<i>[Signature]</i>	25 MEI 2021
	2. Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	25 MEI 2021

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			

