	PROTAP Cara Pembersihan Timbangan Elektronik 60 kg Merk <i>SARTORIUS</i>	No : PMSS029
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Untuk memastikan bahwa alat/instrumen dibersihkan dengan cara yang benar sehingga alat/instrumen dalam keadaan bersih, bebas dari kontaminasi dan siap digunakan .

2. **Cakupan**

Protap ini berlaku untuk pembersihan Timbangan Elektronik kapasitas 60 kg merk *Sartorius* pada seksi Pengolahan Bidang Produksi.

3. **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor Seksi Bidang Produksi.

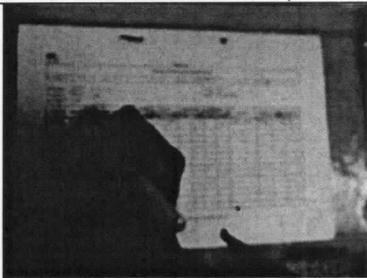
4. **Bahan dan Alat**

- 4.1 Kain Lap
- 4.2 Alkohol 70%

5. **Prosedur**

<p>5.1 Menggunakan alat pelindung diri sebelum mulai bekerja seperti pakaian kerja, masker, sarung tangan, dan sepatu, serta alat pelindung diri lain yang ditentukan.</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.1</p>
<p>5.2 Bersihkan sisa bahan menggunakan <i>vacuum cleaner</i>.</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.2</p>
<p>5.3 Bersihkan penampang timbangan dengan kain lap yang sudah dibasahi dengan DW, bersihkan hingga kering.</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3</p>

	PROTAP Cara Pembersihan Timbangan Elektronik 60 kg Merk <i>SARTORIUS</i>	No : PMSS029
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

<p>5.4 Bersihkan seluruh permukaan timbangan dengan kain lap yang sudah dibasahi Alkohol 70%.</p> <p>Catatan: Prosedur pembersihan timbangan ini dilakukan pada saat pengoperasian di akhir shift.</p>	 Gambar 5.4
<p>5.5 Catat aktivitas pembersihan ke dalam <i>log book</i> alat.</p>	 Gambar 5.5
<p>5.7 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.</p>	

6. Tindak Lanjut

- 6.1 Apabila mesin terjadi kesalahan pada pembersihan peralatan yang dapat mengakibatkan tidak beroperasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan Formulir *Work Order* (WO).

7. Lampiran

-

8. Pustaka

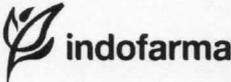
-

9. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	10 Jan 2018	Perubahan pada prosedur.
03	04 JAN 2023	Perubahan pada logo perusahaan, format header dokumen, dan penanggung jawab.

10. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

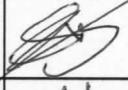
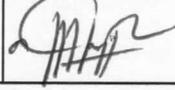
	PROTAP Cara Pembersihan Timbangan Elektronik 60 kg Merk SARTORIUS	No : PMSS029
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

11. Distribusi

Secara umum Salinan Protap ini didistribusikan ke :

11.1 Bidang Produksi

12. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengolahan	PR		09 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asisten Manajer Pengolahan	PR		09 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 NOV 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 Jan 2023

13. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

