

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pengoperasian <i>Eyewash Station</i></b>	No : PPB004
		Revisi : 03
		Berlaku <b>09 DEC 2019</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Agar setiap pemakai menggunakan *eyewash station* dengan cara yang benar dan aman, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

**2 Cakupan**

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian alat *Eyewash Station*.

**3 Penanggung jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan.

**4 Prosedur**

- 4.1 Buka katup berlawanan arah jarum jam .
- 4.2 Buka kedua tutup pipa *eyewash station* yang berwarna putih .
- 4.3 Injak pedal bawah atau cara tekan pedal atas dengan tangan hingga pancaran air dari kedua pipa kran bertemu .
- 4.4 Tundukkan kepala sampai pada posisi mata tepat pada pancaran air hingga rasa pedih hilang ,
- 4.5 Lepaskan pedal dari injakan .
- 4.6 Tutup kembali kedua pipa *eyewash station* .
- 4.7 Tutup katup searah jarum jam .
- 4.8 Segera bersihkan air yang tergenang dengan lap bersih sampai kering.
- 4.9 Lakukan pengecekan kelaikan fungsi alat setiap minggu dan catat hasilnya dalam formulir Catatan Kelaikan Fungsi *Eyewash Station* .

**5 Lampiran**

Formulir Catatan Kelaikan Fungsi *Eyewash Station* (FPB012)

**6 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	17 Mei 2019	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan 2. Perubahan pada kode bidang
03	<b>09 DEC 2019</b>	1. Perubahan pada prosedur, penambahan point 4.8 "Segera bersihkan air yang tergenang dengan lap bersih sampai kering"

**7 Tinjauan ulang**

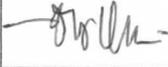
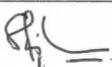
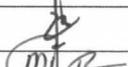
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pengoperasian Eyewash Station</b>	No : PPB004
		Revisi : 03
		Berlaku <b>09 DEC 2019</b>
		Paraf : 

## 8 Distribusi

8.1 Laboratorium Pengawasan Mutu.

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		09 DEC 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		09 DEC 2019
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		09 DEC 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		09 Des 2019

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	09 Des 2019		Protap Masih Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	9 Des 2019		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			



## DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08  
Revisi : 01  
Berlaku : 23 Jul 2018  
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 09 Dec 2019  
Waktu : 08.00 - Selesai  
Tempat : Lab OC  
Agenda : Sosialisasi Cara Pengoperasian Eyewash Station  
PPB 004 (Rev:03)

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1.	Fitrahini	OC			
2.	Marza Yenni	"			
3.	Devi Hermawati	"			
4	Septinyanah	"			
5	Lisa N.	"			
6	Yusuf	"			
7.	Riska A	"			
8	Sulistio	"			
9	Dinda Ayu	"			
10.	M. Fawzi	"			
11	Fanny	"			
12.	Indah H	"			
13	Yuyun	"			
14.	Diah	"			
15	Abdul	"			
16	Jessica	"			
17	Mira Kumia	"			
18.	Adha K	"			
19.	Ruri	"			
20	Juliana	"			

