	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Eccentricity Stem	No : PPB018
		Revisi : 03
		Berlaku : 28 AUG 2018
		Paraf : ↓

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat dan kerusakan alat karena salah pengoperasian dapat dihindari.

2 Cakupan

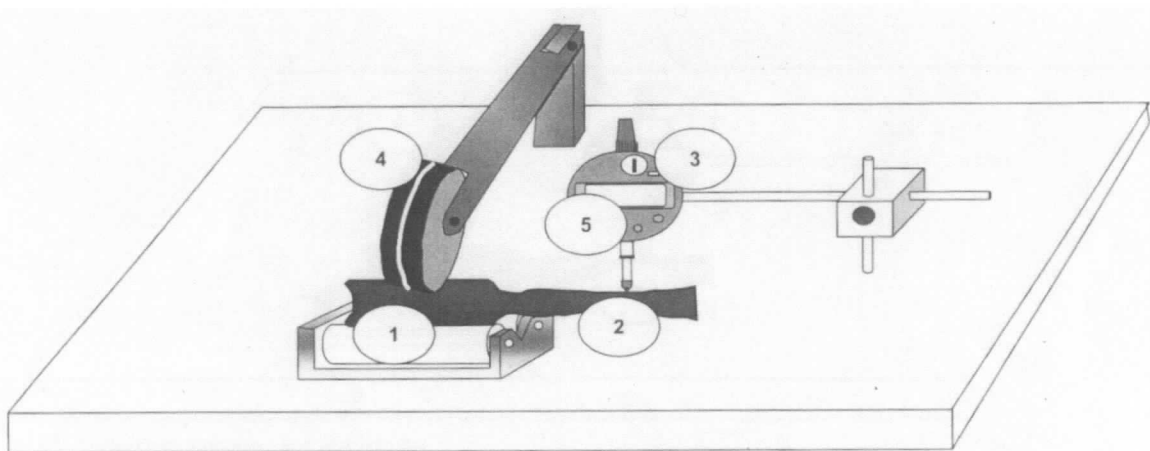
Protap ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Eccentricity Stem.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Koordinator Pengujian Bahan Kemas.

4 Prosedur

- 4.1 Tempatkan ampul yang akan diukur. (posisi 1).
- 4.2 Atur posisi *contact point* pada posisi *sealing point* (posisi 2).
- 4.3 Atur *dial* indikator pada posisi nol (posisi 3).
- 4.4 Putar ampul dengan roda pemutar searah jarum jam (minimal tiga putaran) (posisi 4).
- 4.5 Lihat hasil pengukuran pada *dial indicator*. (posisi 5)
- 4.6 Bersihkan alat dengan menggunakan lap kering setelah selesai pemakaian.
- 4.7 Catat aktifitas di log book.




5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	28 AUG 2018	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada <i>header</i> 3. Perubahan pada kode bidang



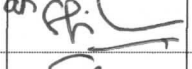

6 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.


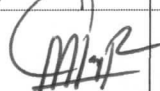


	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Eccentricity Stem	No : PPB018
		Revisi : 03
		Berlaku : 28 AUG 2018
		Paraf : 

- 7 **Distribusi**
Laboratorium Bidang Pengawasan Mutu.

8 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Koordinator Pengujian Bahan Kemas	AM		28 Agu 2018
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemas	AM		28 Agu 2018
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		28 Agu 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		28 Agu 2018

9 **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	14 sep 2018		Protap masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	01 Agu 2018		Masih sesuai