

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Safety Shower	No : PPB028
		Revisi : 03
		Berlaku : 09 DEC 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan *safety shower* dengan cara yang benar dan aman , sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian alat *Safety Shower*.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan.

4 Prosedur

- 4.1 Tarik katup *Safety Shower* ke bawah hingga air memancar dengan baik.
- 4.2 Tempatkan penderita tepat pada pancaran air, hingga terbebas/bersih dari bahan kimia.
- 4.3 Dorong katup *Safety Shower* ke atas hingga aliran berhenti.
- 4.4 Segera bersihkan air yang tergenang dengan lap bersih sampai kering.
- 4.5 Lakukan pengecekan kelaikan fungsi alat setiap minggu dan catat hasilnya dalam formulir Catatan Kelaikan Fungsi *Safety Shower*.

5 Lampiran

Formulir Catatan Kelaikan Fungsi *Safety Shower* (FPB011)

6 Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
02	17 May 2019	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan 2. Perubahan pada kode bidang
03	09 DEC 2019	1. Perubahan pada prosedur, penambahan point 4.4 "Segera bersihkan air yang tergenang dengan lap bersih sampai kering"

7 Tinjauan ulang

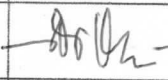
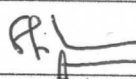

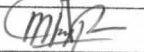
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

- 8.1 Laboratorium Pengawasan Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Safety Shower	No : PPB028
		Revisi : 03
		Berlaku : 09 DEC 2019
		Paraf : 

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		09 DEC 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		09 DEC 2019
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		09 DEC 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		09 Dec 2019

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	27 Jan 2022		Protap masih Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	27 Jan 2022		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08

Revisi : 01

Berlaku : 23 Jul 2018

Hal. : 1 / 1

Tanggal : 09 Dec 2019

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Lab OE

Agenda : Sosialisasi Cara Pengoperasian Safety Shower
PPB 028 (rev:03)

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1.	Fitrahini	OE			
2.	Marca Yenni	"			
3.	Devi Hernani	"			
4	Yento	"			
5.	Ridka A	"			
6	Septi Yanti -	"			
7.	Lisa N.	"			
8.	Sulistio	"			
9.	Dinda Ayu	"			
10	M. Fauzi	"			
11	Fanny	"			
12.	Indah H	"			
13	Tuxun	"			
14.	Diah	"			
15.	Abdul	"			
16	Jessica	"			
17	Mira Romia	"			
18	Aulia-K	"			
19.	Ruki	"			
20	Juliana	"			

