

	<b>PROTAP</b> Cara Penggunaan Selimut Pemadam Api	No : PPB032
		Revisi : 02
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga proses pemadaman api dapat cepat diatasi dan pemeliharaan selimut dapat dilakukan dengan baik.

**2 Cakupan**

Protap ini sebagai panduan menggunakan selimut pemadam api.

**3 Penanggung jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Produk.

**4 Prosedur**

- 4.1 Tarik tali berwarna merah kearah bawah.
- 4.2 Letakkan selimut diatas nyala api sehingga menghambat kontak dengan udara.
- 4.3 Matikan arus listrik dan biarkan selimut hingga nyala api menjadi padam.
- 4.4 Setelah selesai digunakan selimut dapat direndam semalaman dengan menggunakan deterjen dan dicuci dengan air hangat.
- 4.5 Bila telah kering lipat kembali selimut dan masukan kedalam wadah dan pastikan tali berwarna merah terlihat di bagian bawah wadah atau kotak.

**5 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	18 Mei 2018	1. Perubahan pada format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Sistem Dokumentasi No.XQS011.
02	06 AUG 2020	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan.

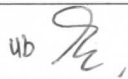
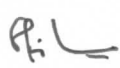


**6 Tinjauan ulang**


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

**7 Distribusi**

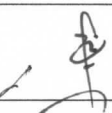

Laboratorium Bidang Pengawasan Mutu.

**8 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	AM		04 Agv 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		04 Agv 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		04 Agv 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 Agv 2020

	<b>PROTAP</b> Cara Penggunaan Selimut Pemadam Api	No : PPB032
		Revisi : 02
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : ↓

## 9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	04 Ag 2022		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			