

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Ruang Asam	No : PPB042
		Revisi : 04
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat dan kerusakan alat karena salah pengoperasian dapat dihindari.

2. **Cakupan**

Protap ini sebagai panduan untuk bekerja atau melakukan pengujian di ruang asam.

3. **Penanggung jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemas.

4. **Prosedur**

- 4.1. Gunakan pakaian kerja yang sesuai seperti masker, sarung tangan dan kacamata pelindung.
- 4.2. Nyalakan *blower* dengan cara menekan tombol *power* ke posisi *ON*.
- 4.3. Buka kaca penutup ruang asam.
- 4.4. Jika diperlukan nyalakan lampu dengan menekan tombol lampu ke posisi *ON*.
- 4.5. Bersihkan ruang asam setelah selesai penggunaannya.
- 4.6. Tutup kembali kaca penutup ruang asam.
- 4.7. Matikan *blower* dengan menekan tombol *power* ke posisi *OFF*.

5. **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
03	18 Mei 2018	1. Perubahan pada format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Sistem Dokumentasi No.XQS011.
04	06 AUG 2020	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan.

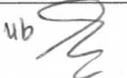
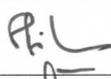
6. **Tinjauan ulang**

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

7. **Distribusi**

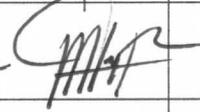
Laboratorium Bidang Pengawasan Mutu.

8. **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemas	AM		04 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Produk	AM		04 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		04 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 AGU 2020

	PROTAP Cara Pengoperasian Ruang Asam	No : PPB042
		Revisi : 04
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	04 Agustus		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			