
	PROTAP Cara Pengoperasian Inkubator <i>Aqua Lytic Thermostate AL 365</i>	No : PPM049
		Revisi : 03
		Berlaku : 25 SEP 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Inkubator *Aqua Lytic Thermostate AL 365* yang terdapat di laboratorium pengujian mikrobiologi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.
- 4.2 Buka pintu inkubator
- 4.3 Tekan power ke posisi *ON*, alat akan berfungsi yang ditunjukkan dengan bunyi dari *blower* yang berputar, hingga beberapa saat angka suhu pada *display temperature control* menunjukkan kondisi suhu pada alat tersebut.
- 4.4 Atur suhu yang diinginkan dengan menekan tombol *UP* atau *DOWN* hingga angka pada baris kedua *display temperature control* menunjukkan angka suhu yang diinginkan, tutup pintu inkubator.
- 4.5 Tunggu hingga suhu yang diinginkan stabil yang ditunjukkan dengan angka pada *display temperature control* baris pertama sama dengan baris kedua dengan perbedaan suhu $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.
- 4.6 Alat siap digunakan.
- 4.7 Bersihkan alat setelah selesai pemakaian dengan cara dilap bagian dalam dan luar alat menggunakan lap bersih yang dibasahi alkohol 70%.

5 Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
02	19 Okt 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada format dokumen penanggung jawab 2. Perubahan pada kode bidang yaitu AM untuk bidang Pengawasan Mutu, dan PM untuk bidang Pemastian Mutu
03	25 SEP 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC.

6 Tinjauan ulang





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

7 Distribusi

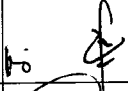
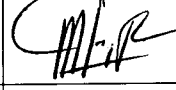
- 7.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi
- 7.2 Bidang Pengawasan Mutu

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Inkubator <i>Aqua Lytic Thermostate AL 365</i>	No : PPM049
		Revisi : 03
		Berlaku : 25 SEP 2019
		Paraf : 

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiolog	AM		25 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM	^{ub} 	25 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		25 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		25 SEP 2019

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	12 Sep 2019		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	13 Sep 2019		Masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			