

	PROTAP Cara Pengoperasian Cristal Panel Viewer	No : PPM050
		Revisi : 04
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai dapat menggunakan alat dengan cara yang benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat *Crystal Panel Viewer*

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan steker dengan sumber arus listrik 220 V.
- 4.2 Letakkan plat *silicagel* yang akan diperiksa tepat dibawah lampu UV.
- 4.3 Hidupkan power pada posisi ON sesuai dengan intensitas cahaya yang diperlukan (lampu menyala).
- 4.4 Tandai bercak noda yang terdapat pada plat *silicagel*.
- 4.5 Setelah selesai, matikan power pada posisi OFF (lampu merah).
- 4.6 Keluarkan plat *silicagel* dari bawah lampu UV.
- 4.7 Lepaskan steker dari sumber arus listrik 220 V.
- 4.8 Bersihkan alat dan catat penggunaan *crystal panel viewer* pada Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05)

5 Pustaka



Operational Manual Book Crystal Panel Viewer.

6 Lampiran

Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05)

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
03	24 Mei 2018	1. Perubahan pada prosedur 2. Perubahan pada format dokumen penanggung jawab dan kode bidang
04	06 AUG 2020	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada distribusi yaitu Laboratorium Pengujian Mikrobiologi 4. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Mikrobiologi Menjadi Asman Mikrobiologi dan IPC

	PROTAP Cara Pengoperasian Cristal Panel Viewer	No : PPM050
		Revisi : 04
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 



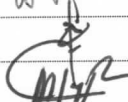
8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.



9. Distribusi

- 9.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi
- 9.2 Bidang Pengawasan Mutu

10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		04 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		04 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		04 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 AGU 2020

11. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai.
	Manajer Pemastian Mutu	04 Ags 2020		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			