

	PROTAP Cara Pengoperasian Timbangan, <i>AND HL - 200</i>	No : PPM055
		Revisi : 04
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian Timbangan *AND HL - 200* di laboratorium pengujian mikrobiologi

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

- 4.1 Tekan *ON* untuk menyalakan timbangan.
- 4.2 Tekan *TARE* sampai muncul angka 0,00 g pada display
- 4.3 Masukkan sampel di atas tempat sampel (*pan*) hingga muncul angka pada display.
- 4.4 Setelah selesai tekan *OFF*.
- 4.5 Bersihkan alat setelah selesai pemakaian dengan cara disikat kemudian dilap menggunakan lap bersih yang di basahi alkohol 70%.
- 4.6 Catat pada *logbook* alat setelah digunakan.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	19 Okt 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada nama protap yaitu Cara Pengoperasian Neraca <i>AND HL-200</i> menjadi Cara Pengoperasian Timbangan <i>AND HL-200</i>. 2. Perubahan pada format dokumen penanggung jawab. 3. Perubahan pada kode bidang yaitu AM untuk bidang Pengawasan Mutu, dan PM untuk bidang Pemastian Mutu.
03	30 Okt 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada logo perusahaan. 2. Perubahan pada format <i>header</i>. 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC.
04	07 MAR 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Habis Masa Berlaku

6 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

	PROTAP Cara Pengoperasian Timbangan, AND HL – 200	No : PPM055
		Revisi : 04
		Berlaku : 07 MAR 2022
		Paraf : 

7 Distribusi

7.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi,	AM		07 Mar 2022
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		07 Mar 2022
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		07 Mar 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		07 Mar 2022

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			