
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Refrigerator</i>	No : PPM060
		Revisi : 04
		Berlaku : 28 OCT 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Refrigerator merek *National NR-B22AF*

3 Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

4.1 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V.

4.2 Atur suhu menjadi antara 2-8 °C, pada *temperature* kontrol (terdapat pada bagian dalam alat)

4.3 Masukkan barang-barang yang akan disimpan setelah suhu mencapai *temperature* yang dikehendaki.

4.4 Matikan alat apabila tidak akan digunakan lagi untuk menyimpan dengan cara melepaskan steker dari stop kontak.

4.5 Bersihkan alat dengan menggunakan lap bersih dan matikan alat setelah selesai penggunaan.

5 Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
02	19 Okt 2017	1. Perubahan pada format dokumen penanggung jawab 2. Perubahan pada kode bidang yaitu AM untuk bidang Pengawasan Mutu, dan PM untuk bidang Pemastian Mutu
03	25 Sep 2019	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC
04	28 OCT 2021	Perubahan pada cakupan, sebelumnya <i>refrigerator</i> merek <i>NR-B22AF</i> dan <i>refrigerator</i> merek <i>National</i>

6 Tinjauan ulang


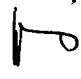


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

7 Distribusi

7.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Refrigerator</i>	No : PPM060
		Revisi : 04
		Berlaku : 28 OCT 2021
		Paraf : 

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		28 okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		28 okt 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		28 okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		28 okt 2021

9 Tinjauan

No.	Pentinjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			