

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Timbangan Scaltec SPO 52	No : PPM076
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 AUG 2021
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**
Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.
- 2 **Cakupan**
Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian timbangan Scaltec SPO 52 di laboratorium pengujian mikrobiologi.
- 3 **Penanggung Jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.
- 4 **Prosedur**
 - 4.1 Tekan *ON* untuk menyalakan neraca.
 - 4.2 Pastikan timbangan masih berada dalam waktu kalibrasi
 - 4.3 Lakukan verifikasi timbangan
 - 4.4 Tekan *TARE* sampai muncul angka 0,00 g pada display.
 - 4.5 Masukkan sampel diatas tempat sampel (*pan*) hingga muncul angka pada display.
 - 4.6 Setelah selesai tekan *OFF*.
 - 4.7 Rapihkan dan bersihkan kembali alat yang telah digunakan.
 - 4.8 Catat penggunaan timbangan Scaltec SPO 52 pada *logbook* pemakaian timbangan Scaltec SPO 52.
- 5 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	14 Juni 2017	1. Perubahan pada prosedur dan format dokumen penanggung jawab dan kode bidang.
02	17 Mei 2019	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i>
03	10 AUG 2021	1. Perubahan pada distribusi 2. Perubahan pada pengesahan Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

- 6 **Tinjauan ulang**
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Pemastian Mutu.
- 7 **Distribusi**
Laboratorium Mikrobiologi

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Timbangan Scaitex SPO 52	No : PPM076
		Revisi : 03
		Berlaku : 10 AUG 2021
		Paraf : <i>J.</i>

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM	<i>[Signature]</i>	05 AGU 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM	<i>[Signature]</i>	05 AGU 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM	<i>[Signature]</i>	05 AGU 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	5 Agv 2021

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			