	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pengoperasian Inkubator</b> <b>Reciterm</b>	No : PPM083
		Revisi : 04
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : ↓

#### 1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan alat dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

#### 2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Inkubator Reciterm I 656 yang terdapat di laboratorium mikrobiologi.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

#### 4 Prosedur


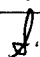
- 4.1 Pastikan alat ukur dalam keadaan terkalibrasi.
- 4.2 Hubungkan *steker* alat dengan sumber arus listrik 220 V.
- 4.3 Tekan tombol linea ke posisi *ON* hingga lampu indikator menyala.
- 4.4 Atur suhu menjadi suhu yang dikehendaki dengan menekan tombol *temperature* pada *temperature display*.
- 4.5 Masukkan barang-barang yang akan diinkubasi setelah mencapai suhu yang dikehendaki yang ditunjukkan oleh angka pada *temperature display* dan matinya lampu indicator.
- 4.6 Matikan alat dengan cara menekan tombol linea ke posisi *OFF* dan lepaskan *steker* dari sumber arus listrik 220 V.
- 4.7 Bersihkan alat setelah selesai penggunaan.
- 4.8 Catat pada *logbook* pemakaian instrumen setelah selesai penggunaan.

#### 5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	08 Nov 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan pada logo perusahaan.</li> <li>2. Perubahan pada format <i>header</i>.</li> <li>3. Perubahan pada kode bidang.</li> <li>4. Perubahan pada prosedur yaitu mengenai alat ukur harus dalam keadaan terkalibrasi.</li> </ol>
03	26 feb 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan pada jabatan Asman Mikrobiologi menjadi Asman Mikrobiologi dan IPC.</li> </ol>
04	10 MAY 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen habis masa berlaku</li> </ol>

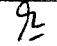
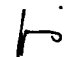


#### 6 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan dan Manajer Pemastian Mutu.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pengoperasian Inkubator</b> <b>Reciterm</b>	No : PPM083
		Revisi : 04
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

7 **Distribusi**  
Bidang Pengawasan Mutu.

8 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

9 **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			