

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Pengocok Tabung <i>Clinomixer</i>	No : PPM088
		Revisi : 03
		Berlaku : 26 JUL 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar mesin dioperasikan dengan benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian Pengocok Tabung *Clinomixer* di laboratorium pengujian mikrobiologi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

- 4.1 Hidupkan alat dengan cara memasukkan steker pada arus listrik 220 V.
- 4.2 Letakkan tabung reaksi berisi larutan pada posisi vertikal diatas top tabung karet sambil ditekan (pegang tabung pada bagian atas).
- 4.3 Setelah selesai pemakaian, lepaskan steker alat pada stop kontak dan bersihkan alat dengan menggunakan lap bersih.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	14 Juni 2017	1. Perubahan pada format dokumen penanggung jawab dan kode bidang
02	17 Mei 2019	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i>
03	26 JUL 2021	1. Perubahan pada distribusi 2. Perubahan pada pengesahan Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

6 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan dan Pemastian Mutu.

7 Distribusi

Laboratorium Mikrobiologi

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Pengocok Tabung <i>Clinomixer</i>	No : PPM088
		Revisi : 03
		Berlaku : 26 JUL 2021
		Paraf : 

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		23 Juli 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		23 Juli 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		23 Juli 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 Juli 2021

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			