
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Oven Memmert UF260	No : PPM117
		Revisi : 01
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian alat Oven Sterilisator *Memmert UF260*, yang terdapat di laboratorium mikrobiologi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan alat dengan arus listrik 220 V
- 4.2 Masukkan dan atur posisi peralatan yang akan disterilkan.
- 4.3 Tekan tombol *power* ke posisi *ON*, alat akan menyala yang ditunjukkan dengan munculnya angka suhu pada *display temperature control*
- 4.4 Atur suhu yang diinginkan dengan memilih menu *temperature control*, lalu putar tombol pengatur hingga angka *display temperature control* menunjukkan angka suhu yang diinginkan, yaitu 250°C
- 4.5 Untuk atur waktu tekan tombol *Timer*, lalu putar main switch ke arah kanan untuk menambah waktu dan putar main switch ke arah kiri untuk mengurangi waktu, sehingga menunjukkan waktu yang diinginkan, yaitu 30 menit
- 4.6 Tunggu hingga suhu yang diinginkan (250°C) stabil.
- 4.7 Setelah proses sterilisasi selesai matikan alat dengan menekan tombol *power* ke posisi *OFF*.
- 4.8 Catat penggunaan inkubator Memmert pada Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05)

5 Tindak Lanjut

Jika terjadi kerusakan pada instrument atau ketidaksesuaian suhu pada *display temperature control* maka laporkan kepada atasan untuk diajukan WO ke bidang Teknik dan Pemeliharaan serta Catatan Penyimpangan Spesifikasi (CPS) ke bidang Pemastian Mutu

6 Lampiran

- 6.1 Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05)

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	26 April 2018	Protap ini merupakan terbitan pertama
01	06 AUG 2020	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Oven Memmert UF260	No : PPM117
		Revisi : 01
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

8 Tinjauan ulang

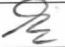


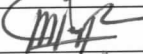
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi



9.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi

9.2 Bidang Pengawasan Mutu

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		04 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		04 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		04 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 Agu 2020

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	25 Jul 22		Protap masih sesuai.
	Manajer Pemastian Mutu	01 Ags 2020		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			