
	<b>PROTAP</b> <b>Pemeliharaan BSC/LAF Laboratorium</b> <b>Mikrobiologi</b>	No. : PPM125
		Rev. : 02
		Berlaku : <b>10 MAY 2023</b>
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan BSC/LAF sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar.

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk BSC/LAF di Laboratorium Mikrobiologi Bidang Pengawasan Mutu.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manajer Pengawasan Mutu

#### 4 Prosedur

4.1 Lakukan pemeliharaan dengan tahapan sebagai berikut :

4.1.1 Buka tutup kaca BSC/LAF

4.1.2 Nyalakan lampu TL BSC/LAF

4.1.3 Periksa kondisi Prefilter

4.1.4 Periksa bagian bawah meja BSC/LAF, lakukan sanitasi menggunakan alkohol 70 % dan biarkan terpapar selama  $\geq 10$  menit.

4.1.5 Ajukan WO jika :

a. Ditemukan adanya kerusakan

b. Prefilter dalam kondisi kotor

4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada formulir Catatan Pemeliharaan LAF Laboratorium Mikrobiologi (No. FPM061)

4.3 Pemeliharaan BSC/LAF Laboratorium Mikrobiologi dilakukan setiap 6 bulan.

#### 5 Lampiran



5.1 Formulir Catatan Pemeliharaan LAF Laboratorium Mikrobiologi (No. FPM061)

#### 6 Catatan Perubahan

Rev	Berlaku	Perubahan
00	01 Dec 2020	Dokumen pertama terbit
01	03 Feb 2023	Dokumen habis masa berlaku
02	<b>10 MAY 2023</b>	Perubahan nomer formulir Catatan Pemeliharaan LAF/BSC Laboratorium Mikrobiologi Menjadi FPM061

#### 7 Tinjauan Ulang

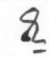

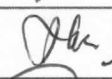
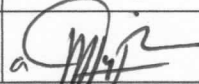
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

	<b>PROTAP</b> <b>Pemeliharaan BSC/LAF Laboratorium</b> <b>Mikrobiologi</b>	No. : PPM125
		Rev. : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

## 8 Distribusi

8.1 Bidang Pengawasan Mutu

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		10 Mei 2023
Disetujui oleh 1.	Manajer Pengawasan Mutu	AM		10 Mei 2023
2.	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			