
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Hot Plate Robusta	No : PPM 126
		Revisi : 00
		Berlaku : 25 AUG 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar setiap pemakaian menggunakan cara yang benar sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian *Hot Plate Robusta*.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

4.1 Pengoperasian

4.1.1 Hubungkan *stop kontak* alat pada sumber arus listrik 220 Volt.

4.1.2 Putar tombol ke tanda 1/2/3 untuk pemanasan.

4.1.3 Jika telah selesai digunakan, pastikan tombol pemanasan berada di posisi 0.

4.1.4 Lepaskan *stop kontak* dan bersihkan alat.

4.2 Pemeliharaan

4.2.1 Sediakan sikat, lap bersih dan air bersih.

4.2.2 Bersihkan kisi-kisi pada bagian samping dan bawah dengan menggunakan sikat.

4.2.3 Bersihkan bagian atas, samping dan bawah dengan menggunakan lap bersih untuk kotoran ringan dan dengan lap yang sudah dibasahi air untuk kotoran yang sulit lepas.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	25 AUG 2021	Protap ini merupakan terbitan pertama.

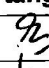



6 Tinjauan ulang


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

7 Distribusi

Bidang Pengawasan Mutu.

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		13 Agu 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		13 Agu 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		13 Agu 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		13 Agu 2021

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Hot Plate Robusta	No : PPM 126
		Revisi : 00
		Berlaku : 25 AUG 2021
		Paraf : f

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			

