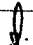


 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Stick Sampler</i>	No : PPPC035
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**
Agar setiap pemakai dapat menggunakan alat dengan cara yang benar sehingga kerusakan akibat salah pengoperasian dapat dihindari.
- 2 **Cakupan**
Protap ini sebagai panduan untuk melakukan sampling berupa serbuk dengan menggunakan *stick sampler*.
- 3 **Penanggung jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor IPC dan Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC.
- 4 **Alat / Bahan**
 - 4.1 *Stick sampler*
 - 4.2 Spatula
 - 4.3 Kantung plastik
 - 4.4 Alkohol 70%
- 5 **Prosedur**
 - 5.1 Semprot *stick sampler* dengan alkohol 70 % dan biarkan mengering.
 - 5.2 Pasang *stick sampler* dengan posisi lubang sampling tertutup (posisi siap pakai).
 - 5.3 Tusukkan *stick sampler* pada produk yang akan disampling.
 - 5.4 Putar *stick sampler* sehingga lubang sampling terbuka, goyang/putar perlahan sehingga serbuk masuk ke dalam alat.
 - 5.5 Putar kembali *stick sampler* sehingga posisi lubang sampling yang telah terisi serbuk tertutup kembali dan tarik alat ke luar.
 - 5.6 Tampung sampel bagian bawah, tengah, dan atas ke dalam kantung plastik dengan bantuan spatula.
 - 5.7 Beri penandaan pada sampel menggunakan etiket Sampel Pengujian.
 - 5.8 Bersihkan alat dan beri label bersih.
- 6 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 SEP 2016	1. Merupakan protap terbitan pertama.
01	12 APR 2019	1. Perubahan <i>header</i> dan logo perusahaan 2. Penambahan Alat / Bahan 3. Perbaikan narasi protap namun tidak ada perubahan prosedur
02	15 MAR 2021	1. Perubahan jabatan Asman IPC & Pengujian Produk menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC

	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Stick Sampler</i>	No : PPPC035
		Revisi : 02
		Berlaku : 15 MAR 2021
		Paraf : 

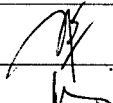
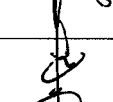

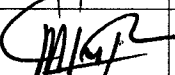
7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

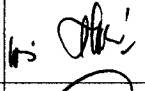
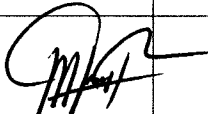
8 Distribusi

Bidang Pengawasan Mutu

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor IPC	AM		12 MAR 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		12 MAR 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		12 MAR 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 mar 2021

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	08 Mar 2023		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	08 Mar 2023		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			