
 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat Timbangan	No : PPPC043
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>15 MAR 2021</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Agar alat dalam keadaan bersih, bebas kontaminasi, terawat dan siap digunakan.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk membersihkan Timbangan di Lab. Pengujian Fisik IPC.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor IPC dan Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC.

**4 Bahan dan Alat**

- 4.1. Alkohol 70%
- 4.2. Kain majong / kain bersih

**5 Prosedur**

- 5.1. Pastikan alat tidak ada hubungan dengan aliran listrik.
- 5.2. Bersihkan bagian piringan timbangan dan bagian dalam ruang kaca dengan kain majong yang dibasahi alkohol 70%.
- 5.3. Bersihkan bagian luar alat dengan kain majong yang dibasahi alkohol 70%.
- 5.4. Buang majong bekas alkohol 70% pada wadah limbah padat B3.
- 5.5. Cek dan pastikan kembali posisi *waterpass* timbangan sudah benar (posisi berada di tengah).
- 5.6. Alat siap untuk digunakan.
- 5.7. Catat proses pembersihan pada *Log Book*.

**6 Catatan Perubahan**


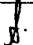
Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 FEB 2017	1. Merupakan protap terbitan pertama
01	12 APR 2019	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan 2. Penambahan prosedur poin 5.5
02	<b>15 MAR 2021</b>	1. Perubahan jabatan Asman IPC & Pengujian Produk menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC

**8 Tinjauan ulang**

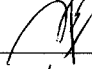
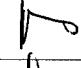


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

**9 Distribusi**


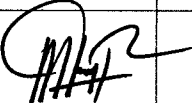
Bidang Pengawasan Mutu

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat Timbangan	No : PPPC043
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>15 MAR 2021</b>
		Paraf : 

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor IPC	AM		12 MAR 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		12 MAR 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		12 MAR 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 Mar 2021

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	08 Mar 2023		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	08 mar 2023		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			