
	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat Uji Kekerasan	No : PPPC044
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>15 MAR 2021</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Agar alat dalam keadaan bersih, bebas kontaminasi, terawat dan siap digunakan.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk membersihkan Alat Uji Kekerasan di Lab. Pengujian Fisik IPC.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor IPC dan Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC.

**4 Bahan dan Alat**

- 4.1. Alkohol 70%
- 4.2. Kain majong / kain bersih
- 4.3. DW (*Drinking Water*)

**5 Prosedur**

- 5.1. Pastikan alat tidak ada hubungan dengan aliran listrik.
- 5.2. Lepaskan wadah penampung sisa sampel dan cuci dengan air di washtafel.
- 5.3. Lap hingga kering dengan kain majong yang bersih dan kering.
- 5.4. Bersihkan bagian luar alat dengan kain majong yang dibasahi alkohol 70 %.
- 5.5. Pasang kembali wadah sisa sampel pada alat.
- 5.6. Buang majong bekas alkohol 70% pada wadah limbah padat B3.
- 5.7. Alat siap untuk digunakan.
- 5.8. Catat proses pembersihan pada *Log Book*.

**6 Catatan Perubahan**



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 FEB 2017	1: Merupakan protap terbitan pertama
01	09 APR 2019	1. Perubahan pada <i>header</i> dan logo perusahaan
02	<b>15 MAR 2021</b>	1. Perubahan jabatan Asman IPC & Pengujian Produk menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC

**8 Tinjauan ulang**

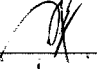
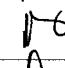


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu.

**9 Distribusi**

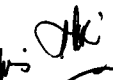
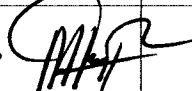
Bidang Pengawasan Mutu

	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Alat Uji Kekerasan	No : PPPC044
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>15 MAR 2021</b>
		Paraf : 

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor IPC	AM		12 MAR 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		12 MAR 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		12 MAR 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		12 MAR 2021

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	08 Mar 2023		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	08 mar 2023		Masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			