Halaman: 1 dari 3

INST	<b>TRU</b>	KSI	<b>KER</b>	JA

Nomor:

PRD02-P062 Rev.00

# Cara Penyiapan Tray Wadah Produk Hasil Pengisian

Tgl. Berlaku:

Tgl. Peninjauan: 19 APR 2027 Paraf:



## A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Produksi Steril	Dank -	
Diperiksa Oleh	Manager Produksi Steril		
Disetujui Oleh	General Manager Produksi	J.	
	General Manager Quality Assurance	~ (M2)2-	19 mar 1214

## **B. TINJAUAN ULANG**

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Des	skripsi Ketidaksesuaian
	GMP terkini			
1	□ CPOB, CPAKB, CPOTB □ ISO 9001 : 2015 □ Sistem Jaminan Halal □ HACCP □ Lainnya, sebutkan:			
	Persyaratan lain yang relevan	Tropic Service		
	Sebutkan:		Belleville .	
2	Defeg	aktual diarea		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EVILLE	ICLARKE
Kesir	npulan:	□ Dokumen ma	asih sesua	ai, tidak perlu revisi
	tanda √ pada pilihan yang sesuai	☐ Dokumen su	idah tidak ih tempo t	sesuai, harus direvisi injauan ulang berikutnya
Ditinj	au oleh:	mendapatkannya.	Organisa	si dapat i, ii
Gene	eral Manager Produksi	Tanda tangan :		Tanggal :
	ujui oleh: eral Manager Quality Assurance	Tanda tangan :	asi periodi	Tanggal :
Kete	rangan: புக முகமற்கள் முகமக்கள்கள் qau	memelhara prosedur	untuk me	udga sinse
Tang	gal dokumen tidak berlaku:	t during wawsung i	i de constitución	OLI SURSE
		TROUGHS OF STREET		1 12 125

Halaman: 2 dari 3

**INSTRUKSI KERJA** 

Nomor:

PRD02-P062 Rev.00

Cara Penyiapan Tray Wadah Produk Hasil Pengisian

Tgl. Berlaku:

Tgl. Peninjauan:

Paraf:

1.



## 1 Tujuan

Instruksi Kerja ini disusun sebagai panduan untuk melakukan penyiapan tray wadah produk hasil pengisian injeksi ampul untuk menjamin kondisi tray wadah produk yang bersih untuk mencegah terjadinya kontaminasi

## 2 Cakupan

Instruksi Kerja ini berlaku untuk melakukan penyiapan tray wadah produk mulai dari pencucian tray hingga siap digunakan untuk wadah produk hasil pengisian injeksi ampul aseptis dan sterilisasi akhir di Departemen Steril, Divisi Produksi

### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman dan Manager Produksi Steril

#### 4 Bahan dan Alat

- 4.1 SLS 2% (Sodium Lauryl Sulfat)
- 4.2 DIW
- 4.3 Wadah penampung Tray/Kontainer
- 4.4 Otoklaf

#### 5 Prosedur

- 5.1 Di ruang serah terima produk ruah kelas F, bersihkan tray kotor dengan mengusapkan kain pengusap yang dibasahi DW ke permukaan setiap tray
- 5.2 Penyiapan tray wadah produk hasil pengisian injeksi ampul sterilisasi akhir:
  - 5.2.1 Masukkan tray kotor ke ruang pencucian peralatan kelas D
  - 5.2.2 Bilas tray menggunakan DIW, kemudian cuci menggunakan SLS 2% hingga bersih dari kontaminan
  - 5.2.3 Bilas tray menggunakan DIW hingga bersih dari busa penyabunan, kemudian susun tray bersih di wadah penampung tray bersih
  - 5.2.4 Masukkan tray bersih ke ruang transfer, kemudian semprotkan alkohol 70% pada permukaan setiap tray wadah
  - 5.2.5 Setelah mengering, susun tray wadah di atas meja stainless kelas C kemudian masukkan ke ruang *staging* produk hasil pengisian
  - 5.2.6 Tray wadah siap digunakan
- 5.3 Penyiapan tray wadah produk hasil pengisian injeksi ampul aseptis:
  - 5.3.1 Masukkan tray kotor ke ruang pencucian peralatan aseptis
  - 5.3.2 Bilas tray menggunakan DIW, kemudian cuci menggunakan SLS 2% hingga bersih dari kontaminan
  - 5.3.3 Bilas tray menggunakan DIW hingga bersih dari busa penyabunan, kemudian letakkan tray di wadah penampung
  - 5.3.4 Masukkan tray wadah ke *chamber* otoklaf Pharmalab melalui pintu otoklaf di area kelas D lalu susun sesuai standar cara penyusunan pada Instruksi Kerja Cara Penyusunan Bahan atau Peralatan dalam Otoklaf Pharmalab
  - 5.3.5 Sterilkan tray wadah pada suhu 121°C selama 20 menit dengan mengoperasikan otoklaf Pharmalab sesuai Instruksi Kerja Cara Pengoperasian Otoklaf Pharmalab

Halaman: 3 dari 3

**INSTRUKSI KERJA** 

Nomor:

PRD02-P062 Rev.00

19 APR 2027

## Cara Penyiapan Tray Wadah Produk Hasil Pengisian

Tgl. Berlaku: 19 APR 2024 Tgl. Peninjauan:

Paraf:

0



5.3.6 Setelah sterilisasi, keluarkan tray wadah dari otoklaf Pharmalab melalui pintu otoklaf di ruang pengisian aseptis, kemudian letakkan di atas meja stainless di bawah LAF *staging* ruang pengisian aseptis

5.3.7 Tray wadah siap digunakan

6 Tindak lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Instruksi Kerja ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab Instruksi Kerja

#### 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan		
00	19 APR 2024	Perubahan pada format dokumen sesuai sistem dokumentasi terkini     Perubahan Protap No. PST1B045 menjadi Instruksi Kerja No. PRD02-P062 Rev.00		


8 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manajer Produksi dan General Manager Quality Assurance

#### 9 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi Kerja ini akan didistribusikan ke :

9.1 Divisi Produksi

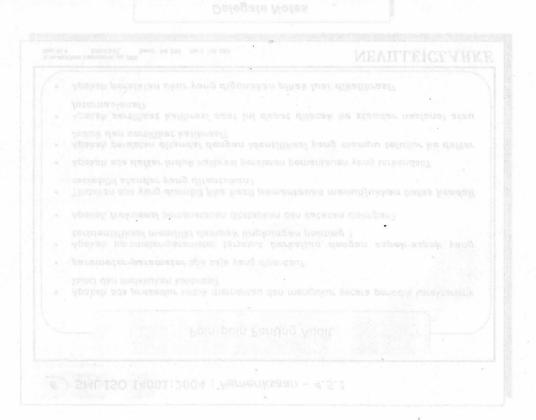

Halaman: 1 dari 1

Nomor: Tgl. Berlaku: **FORMULIR** QUA01-P001-F0002 Rev.00 27 Okt 2023 Daftar Hadir

Tanggal

: 05.02.204

Waktu

D9. 25 -11.00

Tempat

R. Oppfie spenil -

Agenda

Suralizon IK No. PRD 02-P062 Reto.00, Ag "Cara Pengiapan Tray world Probat Ham Pengesian".

No.	Nama	Divisi	Tanda Jangan	Keterangan
1.	UNGOUL PRAFFICE	P. Storic	top	
2.	HERU LIMANTO	P. TENN	Herry.	
3.	WASNO	p steril	Thin	
4.	HERU SUTATO	p. spil.	Am	•
5.	feeper & .	8-Stal	Gunt	P
Ĝ.	Mytobadio	A. Vferil	CX	
7.	( Made D.	D. Veril	Termy	
8	Miris	P. Iterill	Thirt	
8	Memis	A Veril	Haw	
10.	Sgahroni	P. Sterri	for	<u>da dika ana ana ana ana ana ana ana ana ana a</u>
	Elegat Singari.			
717				
,				