




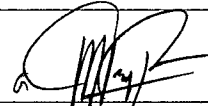




INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P405 Rev. 00	 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Cara Pembersihan Filter Bag Ekstraktor, Kain Tunnel FBD dan Kantong Rajangan			
Tgl. Berlaku: 06 JAN 2025	Tgl. Peninjauan: 06 JAN 2028	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Natural Extract Production Department		06 Jan 2025
Diperiksa Oleh	Manager Natural Extract Production Department		06 Jan 2025
Disetujui Oleh	General Manager Production		06 Jan 2025
	-General Manager Quality Assurance		06 Jan 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh :		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh :		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P405 Rev. 00	 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Cara Pembersihan Filter Bag Ekstraktor, Kain Tunnel FBD dan Kantong Rajangan			
Tgl. Berlaku: 06 JAN 2025	Tgl. Peninjauan: 06 JAN 2028	Paraf: 	

1 Tujuan

Agar *filter bag* ekstraktor, kain tunnel FBD dan kantong rajangan selalu dalam keadaan bersih, siap pakai dan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan dapat dilakukan dengan benar.

2 Cakupan

Instruksi kerja ini berlaku secara umum untuk *filter bag* ekstraktor, kain tunnel FBD dan kantong rajangan di *Natural Extract Production Department*.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk , mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Asman *Natural Extract Production Department*
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi/pelaksana.

4 Definisi



5 Bahan dan Alat

- 5.1 HDW
- 5.2 DIW
- 5.3 SLS 2% (lar. Sodium lauryl sulfat 2%)
- 5.4 Udara bertekanan (kompresor)
- 5.5 Kantong plastik limbah

6 Prosedur

- 6.1 Lakukan proses pencucian *filter bag extractor*, kain tunnel FBD dan kantong rajangan setiap selesai proses.
- 6.2 Lepaskan *filter bag* dari tangki filter di ruang ekstraktor, kain tunnel dari mesin FBD, kantong rajangan dari mesin rajangan
- 6.3 Buang limbah atau sisa produk atau simplisia dari filter bag, kain tunnel dan kantong rajangan.
- 6.4 Cuci *filter bag*, *kain tunnel* dan kantong rajangan dengan HDW.
- 6.5 Bilas *filter bag*, *kain tunnel* dan kantong rajangan dengan DW.
- 6.6 Semprotkan larutan SLS 2% ke bagian yang kotor.
- 6.7 Bilas lagi dengan HDW, gosok dengan tangan.
- 6.8 Ulangi sekali lagi point 6.7 sampai kain tunnel, filter bag dan kantong rajangan bersih dari larutan SLS 2%.
- 6.9 Bilas terakhir dengan DIW.
- 6.10 Keringkan dengan kompresor dan di angin angin dalam ruangan.
- 6.11 Simpan *filter bag*, *kain tunnel* dan kantong rajangan dalam kantong plastik bersih tertutup.
- 6.12 Satu pasang *filter bag* hanya digunakan untuk 1 macam produk, beri identitas nama produk yang menggunakan *filter bag* tersebut.
- 6.13 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 6.14 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai instruksi kerja PRD01-P400. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal.

7. Lampiran

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P405 Rev. 00		 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Cara Pembersihan Filter Bag Ekstraktor, Kain Tunnel FBD dan Kantong Rajangan				
Tgl. Berlaku:	Tgl. Peninjauan:	Paraf:		
06 JAN 2025	06 JAN 2028			

8. **Pustaka**
HAS2300

9. **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 JAN 2025	Perubahan dari protap PHPPS047, PHPPP048 menjadi PRD02-P405

10. **Tinjauan Ulang**

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *General Manager Production* dan *General Manager Quality Assurance*.

11. **Distribusi**

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke *Natural Extract Production Department*.