Halaman: 1 dari 4

INSTRUKSI KERJA	Nomor: PRD02-P417 Rev.	00		101
Cara Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Metal Separator (Metal Detecting)				indofarma 🔑
Tgl. Berlaku: 06 JAN 2025	Tgl. Peninjauan: 06 JAN 2028	Paraf:	)	Member of Biofarma Group

## A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Disusun Oleh	Asman Natural Extraction Production	<i>Z</i> .	06 Jan 2025	
Diperiksa Oleh	Manager Natural Extraction Production	1/2.	06 Jan 2025	
Disetujui Oleh	General Manager Production	Js.	06 Jain 2025	
	General Manager Quality Assurance	a MAR	06 jan 2025	

# B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Se Tidak Se		Des	kripsi Ketidaksesuaian
́о́ ъ	GMP terkini  □ CPOB, CPAKB, CPOTB  □ ISO 9001 : 2015  □ Sistem Jaminan Halal  □ HACCP  □ Lainnya, sebutkan:	·			
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :				
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :				
Kesimpulan:		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi			
Berī tanda √ pada pilihan yang sesuai		<ul> <li>□ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya</li> <li>□ Dokumen sudah tidak digunakan</li> </ul>			
Ditinjau oleh :					Tanggal:
		Tanda tangan :			
Disetujui oleh :		I anda tan	gan :		Tanggal:
Keterangan :					
Tang	gal dokumen tidak berlaku :				

INSTRUKSI KERJA Nomor: PRD02-P417 Rev. 00

Cara Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Metal Separator
(Metal Detecting)

Tgl. Berlaku: Tgl. Peninjauan: Paraf:

\[ \begin{align\*} \text{Tgl. Peninjauan:} \\ \text{Paraf:} \\ \text{O.6.} \\ \text{A.N.} \\ \text{2028} \end{align\*}

### 1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan dengan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan menjaga mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

#### 2 Cakupan

Instruksi kerja ini berlaku sebagai panduan cara pengoperasian dan pembersihan Mesin Metal Separator (Metal Detecting) yang ada di Natural Extract Production.

### 3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatihkan, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan Instruksi kerja ini adalah Asman *Natural Extract Production*.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan Instruksi kerja ini adalah operator atau pelaksana produksi.

### 4 Definisi

#### 5 Bahan dan Alat

- 5.1 Bahan dan Alat Pengoperasian Mesin Metal Separator (Metal Detecting)
  - 5.1.1 Sendok stainless
  - 5.1.2 Vat penampung
- 5.2 Bahan dan Alat Pembersihan Mesin Metal Separator (Metal Detecting)
  - 5.2.1 Drinking Water (DW)
  - 5.2.2 Hot Drinking Water (HDW)
  - 5.2.3 Deionized Water (DIW)
  - 5.2.4 Sodium Lauryl Sulfat 2%
  - 5.2.5 Compressed Air
  - 5.2.6 Sikat Nilon
  - 5.2.7 Alkohol 70%
  - 5.2.8 Kain Majong

#### 6 Prosedur

#### 6.1 Cara Pengoperasian Mesin Metal Separator (Metal Detecting)

- 6.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 6.1.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari bets/ produk sebelumnya.
- 6.1.3 Pengoperasian:
  - 6.1.3.1 Hubungkan steker ke stop kontak.
  - 6.1.3.2 Pasang wadah yang **berbeda warna** pada jalur produk yang baik dan pada jalur produk *reject*, agar tidak terjadi kesalahan pada saat penanganan produk.
  - 6.1.3.3 Verifikasi sensitifitas metal separator dengan cara:
    - 6.1.3.3.1 Masukkan metal stimulator melalui hopper sebanyak 3 (tiga)
    - 6.1.3.3.2 Jika 3 (tiga) metal stimulator terpisah mesin siap digunakan.

Halaman: 3 dari 4

INSTRUKSI KERJA Nomor: PRD02-P417 Rev. 00

Cara Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Metal Separator (Metal Detecting)

Tgl. Berlaku: Tgl. Peninjauan: Paraf: Member of Biofarma Group

- 6.1.3.3.3 Jika 1 (satu) metal simulator tidak terpisah, atur kembali sensitifitas dengan memutar skala sensitivity dengan angka 0-10 pada panel mesin, hingga 3 (tiga) metal stimulator semua
- 6.1.3.4 Jika mesin sudah sesuai dengan poin 5.3.3.2, masukkan produk melalui hopper mesin.
- 6.1.3.5 Tampung produk yang baik dan *reject* pada wadah yang berbeda warna secara terpisah.
- 6.1.3.6 Jika telah selesai digunakan, lepaskan wadah produk reject,dan wadah produk yang baik.
- 6.1.3.7 Putar skala sensitivity ke skala 0.
- 6.1.3.8 Lepaskan steker alat dari stop kontak.
- 6.1.2 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor".
- 6.1.3 Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

## 6.2 Cara Pembersihan Mesin Metal Separator (Metal Detecting)

- 6.2.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "kotor" terisi.
- 6.2.2 Pastikan tidak ada hubungan arus listrik.
- 6.2.3 Alirkan DW ke dalam hopper mesin, tampung air tersebut dengan vat plastik.
- 6.2.4 Semprot dengan Larutan *Sodium Lauryl Sulfat* 2% sambil di gosok dengan kain majong.
- 6.2.5 Alirkan kembali hopper tersebut dengan HDW agar kotoran yang menempel di hopper terlepas, jika diperlukan sikat menggunakan sikat nilon.
- 6.2.6 Bilas dengan DIW dan keringkan dengan Compressed Air, semprotkan alkohol 70% biarkan mengering
- 6.2.7 Untuk bagian luar mesin, basahi kain majong dengan DIW, kemudian usapkan pada seluruh permukaan luar badan alat serta sela-sela alat yang kotor.
- 6.2.8 Bersihkan dengan kain majong kering
- 6.2.9 Catat aktifitas pembersihan peralatan pada logbook.
- 6.2.10 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 6.2.11 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai instruksi kerja PRD01-P400. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal.

Lampiran

11

7.7

(C)

Halaman: 4 dari 4

INSTRUKSI KERJA	Nomor: PRD02-P417 Rev. 00		in All
Cara Pengoperasian d	indofarma		
Tgl. Berlaku:	Tgl. Peninjauan:	Paraf:	Member of Biofarma Group

## 8 Pustaka

HAS23000

## 9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 JAN 2025	Perubahan dari protap PHPPM088, PHPPM089 menjadi PRD02-P417

## 10 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manager Production dan General Manager Quality Assurance.

## 11 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi kerja ini di distribusikan ke Natural Extraction Production.