	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Capping Alucap	No : PSS1A039
		Revisi : 00
		Berlaku : 13 MAY 2022
		Paraf : ↓

**1. Tujuan**

Agar peralatan dioperasikan secara benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian

**2. Cakupan**

Protap ini berlaku untuk pengoperasian Mesin Capping Alucap yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi.

**3. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk.

**4. Prosedur**



**Gambar 4.1** Mesin Capping Alucap

4.1. Periksa status kebersihan alat :

4.1.1. Pastikan mesin dalam keadaan bersih dan status kebersihan masih berlaku.



4.1.2. Jika label Status Kebersihan sudah melewati masa berlaku, maka lakukan pembersihan / sanitasi mesin ulang dan buat label status kebersihan baru sesuai Protap Penanganan Label Produksi.

4.2. Pastikan kebenaran produk yang akan dicapping, termasuk dokumennya.

4.3. Pastikan kebenaran alucap yang akan digunakan.

4.4. Sambungkan steker mesin dengan stop kontak.



	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Capping Alucap	No : PSS1A039
		Revisi : 00
		Berlaku : 13 MAY 2022
		Paraf : 

- 4.5. Atur posisi dudukan pada mesin capping sebagai alas botol.




- 4.6. Pasang ukuran alat capping yang sesuai dengan ukuran alucap.



- 4.7. Atur posisi turun naiknya alat capping sesuai dengan tinggi botol.



	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Capping Alucap	No : PSS1A039
		Revisi : 00
		Berlaku : 13 MAY 2022
		Paraf : J.

- 4.8. Tekan tombol power posisi "ON" untuk menghidupkan mesin capping.





- 4.9. Lakukan trial capping, periksa hasil fisik capping pada alucap botol. \*
- 4.9.1. Apabila hasil capping MS lanjutkan proses capping alucap sampai selesai.
- 4.9.2. Apabila hasil capping TMS lakukan perbaikan pada bagian kepala mesin capping.
- 4.10. Tekan tombol power "OFF" untuk mematikan mesin capping.



- 4.11. Lepaskan stecker mesin dari stop kontak.



- 4.12. Bersihkan mesin sesuai protap pembersihan.

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Capping Alucap	No : PSS1A039
		Revisi : 00
		Berlaku : 13 MAY 2022
		Paraf : 

- 4.13. Lakukan hal berikut setelah proses pengoperasian mesin :
- 4.13.1. Buat Label Status Kebersihan dengan melengkapi data pada kolom kotor sesuai protap Penanganan Label Produksi.
  - 4.13.2. Lakukan Sanitasi Mesin Capping Alucap sesuai protap Cara Sanitasi Mesin Capping Alucap.
  - 4.13.3. Dokumentasikan pelaksanaan pengoperasian mesin dalam *Log Book*.

#### 5. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	13 MAY 2022	Protap terbitan pertama

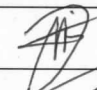

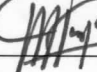
#### 6. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

#### 7. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi

#### 8. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		13 Apr 2022
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		13 Apr 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		13 Apr 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		13 Apr 2022

#### 9. Tinjauan
















No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

Tanggal : 13 Mei 2022

Waktu : Breafing

Tempat : Koridor Salep Sirup Serbuk kelas E

Agenda : Sosialisasi Protap No. PSS1A039 tentang "Cara Pengoperasian Mesin Capping Alucap".

No.	Nama	Bidang	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Dimas Septyo Hadi	Produksi		-
2.	sayid	produksi		-
3	ACIL	produksi		-
4	udin	produksi		-
5.	Faxa	Produksi		-
6.	Baluh F	Produksi		-
7	ADUNG	Produksi		-
8.	sarah	Produksi		-
9.	Atlas	Produksi		-
10.	Abdillah	Produksi		-
11	FADEL	PRODUKSI		-
12	FIRAI	PRODUKSI		-
13	ASEP. P	Produksi		-
14	sohar. p	Produksi		-
15	ADE. A	Produksi		-