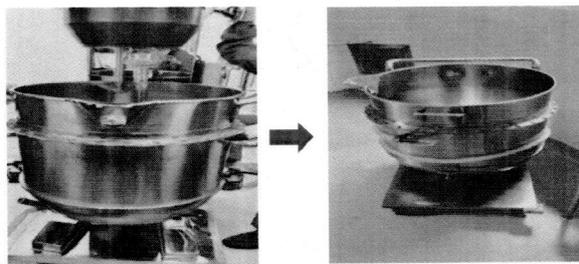


	PROTAP Cara Pembersihan Herbst Mixer "RAPID HR 120"	No : PSS1C003
		Revisi : 06
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

1. **Tujuan**
Protap ini disusun agar peralatan dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya
2. **Cakupan**
Protap ini berlaku untuk pembersihan Mesin Herbst Mixer "Rapid HR 120", Kapasitas 45 L yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi
3. **Penanggung jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk
4. **Definisi**
 - 4.1. B3 = Bahan Beracun Berbahaya
 - 4.2. DW = *Drinking Water* (Air Biasa)
 - 4.3. HDW = *Hot Drinking Water* (Air Panas)
 - 4.4. DIW = *Deionized Water* (Air Bebas Ion)
 - 4.5. BF = Udara Bertekanan
 - 4.6. VD = Uap Panas
 - 4.7. SLS 2% = Sodium Lauryl Sulfate 2gr/100mL
5. **Bahan dan Alat**
 - 5.1. Kain Lap Bebas Serat
 - 5.2. HDW, DIW, BF, VD
 - 5.3. Alkohol 70%
 - 5.4. SLS 2%
 - 5.5. spon
6. **Prosedur**
 - 6.1. Pastikan terdapat label status kebersihan dengan status "Kotor" sudah terisi sebelum memulai proses pembersihan mesin.
 - 6.2. Lepaskan alat pengaduknya



- 6.3. Lepaskan pencuci *hopper* lalu angkat dan bawa keruang pencucian



	PROTAP Cara Pembersihan Herbst Mixer "RAPID HR 120"	No : PSS1C003
		Revisi : 06
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

2019

- 6.4. Semprotkan bagian dalam *Herbst Mixer* dengan HDW selama 10 menit sampai dengan sisa produk hilang.
- 6.5. Cuci permukaan dalam *Herbst Mixer* dengan menggunakan SLS 2% dan gosok menggunakan Spon.
- 6.6. Pastikan sisa produk yang menempel dipermukaan hilang.
- 6.7. Bilas dengan DW hingga tidak ada SLS 2% dan sisa produk yang tersisa.
- 6.8. Bilas menggunakan DIW sampai air bilasan terlihat bersih.
- 6.9. Bersihkan bagian luar *Herbst Mixer* dengan kain lap bebas serat yang dibasahi dengan DW hingga kotoran yang menempel di permukaan hilang.
- 6.10. Keringkan dengan menggunakan BF.
- 6.11. Desinfeksi dengan cara menyemprotkan alkohol 70 % dan biarkan mengering dengan sendirinya.
- 6.12. Pasang kembali alat-alat tersebut, tutup dengan *cover*
- 6.13. Kumpulkan Lap Bersih yang telah digunakan ke dalam kantong plastik limbah B3 dan tempatkan di tempat sampah Limbah B3 sementara
- 6.14. Isi Label Status Kebersihan pada kolom "Pembersihan"
- 6.15. Lakukan pemeriksaan hasil pembersihan meliputi :
 - 6.15.1. Periksa hasil pembersihan secara teliti satu per satu bagian yang telah dibersihkan dengan cara mengusapkan kain lap bersih pada permukaan benda yang diperiksa, hasil pemeriksaan harus menunjukkan kain lap tersebut tetap bersih dan kering.
 - 6.15.2. Jika hasil pembersihan memenuhi persyaratan, isi label status kebersihan pada kolom "Bersih"
 - 6.15.3. Jika hasil pembersihan tidak memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembersihan mesin harus diulang.
- 6.16. Dokumentasikan pelaksanaan pembersihan mesin dalam *Log Book*

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
05	24 SEP 2014	Perubahan dari sebelumnya apa
06	01 OCT 2019	Perubahan pada format mengikuti Ketentuan Umum nomor XQS011 Revisi 05 tentang Penyusunan Dokumen dan penambahan ilustrasi berupa foto

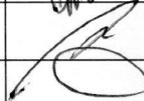
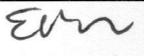
8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

9. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi

10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		05 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		05 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		05 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 SEP 2019

	PROTAP Cara Pembersihan Herbst Mixer "RAPID HR 120"	No : PSS1C003
		Revisi : 06
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	16 Agu 2021		Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	16 Agu 2021		masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			