
	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Mesin Ultra Thurax Kecil	No : PSS1C029
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

### 1. Tujuan

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya

### 2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan mesin ultrathurax kecil yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi

### 3. Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Salep Sirup Serbuk.

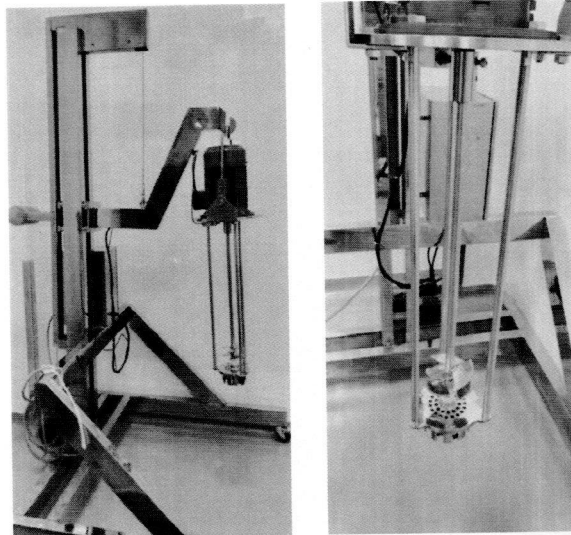
### 4. Definisi

- 4.1. B3 : Bahan Beracun Berbahaya
- 4.2. DW : *Drinking Water* (Air Biasa)
- 4.3. HDW : *Hot Drinking Water* (Air Panas)
- 4.4. DIW : *Deionized Water* (Air Bebas Ion)
- 4.5. SLS 2% : *Sodium Lauryl Sulfat* 2 gram/100 ml
- 4.6. BF : Udara Bertekanan

### 5. Bahan dan Alat



- 5.1. DW, HDW, DIW, BF
- 5.2. Alkohol 70%
- 5.3. Kain Lap Bebas Serat
- 5.4. SLS 2%
- 5.5. Kain Penutup (*Cover*)
- 5.6. Spon

### 6. Prosedur



Gambar 1 Mesin Ultraturax Kecil

- 6.1. Pastikan terdapat label status kebersihan dengan status “Kotor” sudah terisi sebelum memulai proses pembersihan mesin.
- 6.2. Bawa mesin yang kotor ke ruang pencucian
- 6.3. Semprotkan HDW, lalu bersihkan dengan SLS 2% sambil digosok menggunakan spon. Pastikan kotoran/sisa produk yang menempel pada permukaan alat hilang.
- 6.4. Bilas dengan menggunakan DW hingga tidak ada sisa SLS 2% atau kotoran dan sisa produk yang tertinggal.

	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Mesin Ultra Thurax Kecil	No : PSS1C029
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

2019

- 6.5. Bilas kembali peralatan dengan menggunakan DIW dan Keringkan dengan Udara Bertekanan hingga kering.
- 6.6. Desinfeksi dengan menggunakan Alkohol 70% pada semua bagian mesin dan biarkan menegring dengan sendirinya.
- 6.7. Setelah kering dan bersih, tutup bagian mesin dengan menggunakan kain penutup.
- 6.8. Lakukan pemeriksaan hasil pembersihan meliputi :
  - 6.8.1. Periksa hasil pembersihan secara teliti satu per satu bagian yang telah dibersihkan dengan cara mengusapkan kain lap bersih pada permukaan benda yang diperiksa, hasil pemeriksaan harus menunjukkan kain lap tersebut tetap bersih dan kering.
  - 6.8.2. Jika hasil pembersihan memenuhi persyaratan, isi label status kebersihan pada kolom "Bersih"
  - 6.8.3. Jika hasil pembersihan tidak memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembersihan mesin harus diulang.
  - 6.8.4. Dokumentasikan pelaksanaan pembersihan mesin dalam *Log Book*

#### 7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	08 SEP 2015	Perubahan pada format dokumen
02	01 OCT 2019	Perubahan pada format mengikuti Ketentuan Umum nomor XQS011 Revisi 05 tentang Penyusunan Dokumen dan penambahan ilustrasi berupa foto

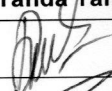
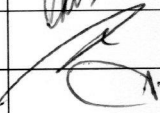
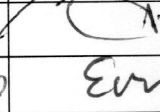
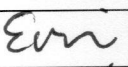
#### 8. Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Produksi II

#### 9. Distribusi


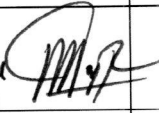
Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi

#### 10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		05 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		05 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		05 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 SEP 2019

	<b>PROTAP</b> Cara Pembersihan Mesin Ultra Thurax Kecil	No : PSS1C029
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

## 11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	16 Agu 2021		Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	20 Agu 2021		masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			