
	PROTAP Cara Pengoperasian Conveyor Belt	No : PSS2A006
		Revisi : 03
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

1. Tujuan

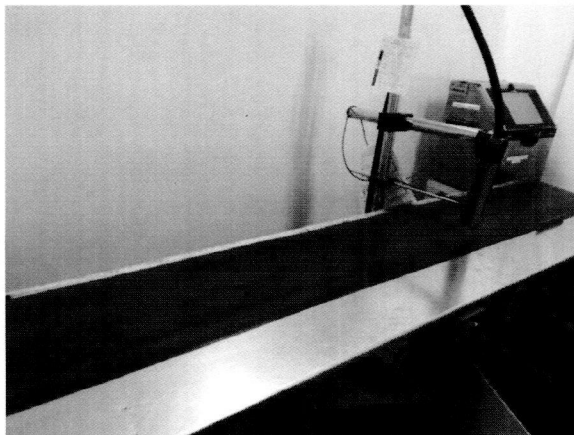
Protap ini disusun agar peralatan dioperasikan secara benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2. Cakupan

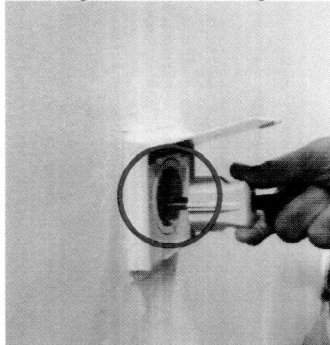
Protap ini berlaku untuk pengoperasian *Conveyor Belt* yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi.



3. Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk.

4. Prosedur

Gambar 4.1 *Conveyor Belt*

4.1. Hubungkan Steker dengan Stop kontak 380 V**4.2. Tekan tombol "ON/OFF" untuk menyalakan conveyor belt**

	PROTAP Cara Pengoperasian Conveyor Belt	No : PSS2A006
		Revisi : 03
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

- 4.3. Bila conveyor tidak lancar (seret), atur mur penyetel dengan kunci *Pas* yang sesuai
 4.4. Tekan tombol " ON/OFF " untuk mematikan conveyor, kemudian lepaskan steker dari *stop* kontak

5. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	04 FEB 2012	Perubahan pada format dan system penomoran dokumen
03	01 OCT 2019	Perubahan pada format mengikuti Ketentuan Umum nomor XQS011 Revisi 05 tentang Penyusunan Dokumen dan penambahan ilustrasi berupa foto



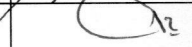

6. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.



7. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi

8. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		09 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		09 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		09 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		09 SEP 2019

9. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	16 Ags 2021		Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	20 Ags 2021		Masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			