

## **PROTAP**

Cara Pembersihan Mesin Penempel Etiket "Ocea Nibio"

No	:	PSS2C001
Revisi	:	05
Berlaku	:	0100
Paraf	:	d.

2019

#### 1. Tujuan

Protap ini disusun agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya

## 2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan Mesin Penempel Etiket "Ocea Nibio", yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi.

## 3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk

## 4. Definisi

4.1. B3 = Bahan Beracun Berbahaya
4.2. DW = Drinking Water (Air Biasa)
4.3. HDW = Hot Drinking Water (Air Panas)

#### 5. Bahan dan Alat


- 5.1. DW, HDW
- 5.2. Lap bersih
- 5.3. Alkohol 70%

#### 6. Prosedur



Gambar 6.1 Mesin Penempel Etiket "Ocea Nibio"

- 6.1. Pastikan terdapat label status kebersihan dengan status "Kotor" sudah terisi sebelum memulai proses pembersihan mesin.
- 6.2. Buka Penutup mesin
- 6.3. Bersihkan bagian silinder dengan cara sbb :
  - 6.3.1. Buka silinder tempat lem, cuci dengan DW

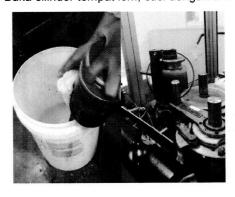



#### **PROTAP**

Cara Pembersihan Mesin Penempel Etiket "Ocea Nibio"

No	:	PSS2C001		
Revisi	:	05		
Berlaku	:	U1 OCI		
Paraf	:	A.		

2019

6.3.2. Lap dengan lap bersih yang telah dibasahi dengan alkohol 70 % dan biarkan mengering



- 6.4. Bersihkan bagian mesin penutup dengan lab bersih yang dibasahi air HDW
- 6.5. Lap dengan lap bersih yang dibasahi alkohol 70 % bagian mesin yang terbuat dari logam
- 6.6. Pasang kembali silinder yang telah kering
- 6.7. Kumpulkan semua lap yang telah digunakan dalam kantong plastik limbah B3.
- 6.8. Isi Label Status Kebersihan pada kolom "Pembersihan".
- 6.9. Lakukan pemeriksaan hasil pembersihan meliputi :
  - 6.9.1. Periksa hasil pembersihan secara teliti satu per satu bagian yang telah dibersihkan dengan cara mengusapkan kain lap bersih pada permukaan benda yang diperiksa, hasil pemeriksaan harus menunjukkan kain lap tersebut tetap bersih dan kering.
  - 6.9.2. Jika hasil pembersihan memenuhi persyaratan, isi label status kebersihan pada kolom "Bersih"
  - 6.9.3. Jika hasil pembersihan tidak memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembersihan mesin harus diulang.
- 6.10. Dokumentasikan pelaksanaan pembersihan mesin dalam Log Book

### 7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan	
04	17 JAN 2014	Perubahan pada format dan system penomoran dokumen	
05	0 1 OCT 2019	Perubahan pada format mengikuti Ketentuan Umum nomor XQS011 Revisi 05 tentang Penyusunan Dokumen dan penambahan ilustrasi berupa foto	

### 8. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

## 9. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi

**H**indofarma

## PROTAP

Cara Pembersihan Mesin Penempel Etiket "Ocea Nibio"

No	: PSS2C001	PSS2C001		
Revisi	: 05			
Berlaku	:0100	emerce B		
Paraf	: 4.			

2019

## 10. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR	Dut-	09 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR	1/2	09 SEP 2019
	Manajer Produksi	PR /	The state of the s	09 588 2019
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM <sub>O</sub>	En	09 SEP 2019

# 11. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	16 Agri 2021	R.	Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	0 Azv 201	, MA	Marih Servai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu		F 0.2	