

#### **PROTAP**

## Cara Pemeliharaan Instrumen Laboratorium Desintegration Tester

No : PTPINT06

Revisi : 01

Berlaku: U 2 JAN 2019

Paraf : A

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Desintegration Tester,* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Desintegration Tester* yang ada di PT Indofarma.

## 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

### 4 Prosedur

- 4.1 Pemeliharaan 48 mingguan:
  - 4.1.1 Periksa Panel Meter dan bersihkan
  - 4.1.2 Periksa Electronic Controller dan bersihkan
  - 4.1.3 Periksa kerenggangan Vanbelt dan bersihkan, beri pelumas jika perlu
  - 4.1.4 Periksa dan bersihkan motor penggerak
- 4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada Work Order Preventive Maintenance (WOPM)

#### 5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan Work Order (WO) jika:
  - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

#### 6 Lampiran

- 6.1 Formulir Work Order Preventive Maintenance (WOPM)
- 6.2 Formulir Work Order (WO)

#### 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan	
00	30 Jan 2017	Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.	
01	02 JAN 2019	Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.	

### 8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

#### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.



# **PROTAP**

Cara Pemeliharaan *Instrumen Laboratorium Desintegration Tester* 

No : PTPINT06				
Revisi	: 01			
Berlaku	: 02 JAN 2019	)		
Paraf	: &			

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Instrument Mesin dan Peralatan Laboratorium, Timbangan, Forklift, Lift, Laundry dan Telepon	TP		02 201 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP <		02 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	m	02 Jan 2019
Disetujui Oleii	Manajer Pemastian Mutu	РМ 0	Em	02 Jan 201g

# 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi ,
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan zozi	Hand-	Protap Masih Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	iljan 700	ALP	protap mainh servai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	२० ५० इस	Hund	protap Prusiti Sekaka
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 20	3 M/4	Masih Sesvai