

	PROTAP Cara Pemeliharaan <i>Instrumen</i> <i>Laminar Air Flow</i>	No : PTPINT37
		Revisi : 01
		Berlaku : 04 APR 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Laminar Air Flow*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Laminar Air Flow* yang ada di PT Indofarma.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 48 mingguan :

4.1.1 Periksa dan bersihkan *Motor Fan*.

4.1.2 Periksa kondisi Lampu *UV*, Catat *Hour Meter* pada mesin.

4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	30 Jan 2017	1. Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.
01	04 APR 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.

8 Tinjauan Ulang

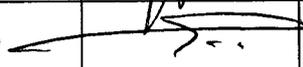
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi

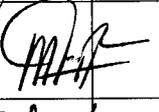
Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Instrumen <i>Laminar Air Flow</i>	No : PTPINT37
		Revisi : 01
		Berlaku : 04 APR 2019
		Paraf : 

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Instrument Mesin dan Peralatan Laboratorium, Timbangan, Forklift, Lift, Laundry dan Telepon	TP		04 APR 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		04 APR 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		04 APR 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM R		04 APR 2019

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	04 Apr 2019		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	04 Apr 2019		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	17 Mar 2019		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	17 Mar 2019		masih sesuai