

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan <i>Instrumen</i> <i>Magnetic Stirer</i>	No : PTPINT57
		Revisi : 00
		Berlaku: 10 MAY 2023
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Magnetic Stirer*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Instrumen Laboratorium *Magnetic Stirer* yang ada di PT Indofarma.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

**4 Prosedur**

4.1 Pemeliharaan 48 mingguan :

4.1.1 Periksa kondisi kelistrikan power utama

4.1.2 Periksa kondisi *Heater*

4.1.3 Periksa kondisi *Switch*

4.1.4 Periksa kondisi *Potensio Speed Control*

4.1.5 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

**5 Tindak Lanjut**

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

**6 Lampiran**

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

6.2 Formulir *Work Order (WO)*

**7 Catatan Perubahan**


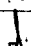
Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 MAY 2023	1. Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.

**8 Tinjauan Ulang**

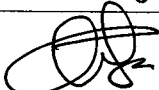
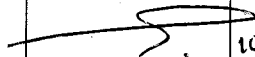
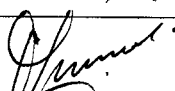
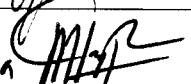
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**9 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan

	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan <i>Instrumen</i> <i>Magnetic Stirer</i>	No : PTPINT57
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>10 MAY 2023</b>
		Paraf : 

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Instrument Mesin dan Peralatan Laboratorium, Timbangan, Forklift, Lift, Laundry dan Telepon	TP		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

