

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Strip Pack Indomach	No : PTPP1111
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : J.

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Strip Pack* Merek *Indomach*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Strip Pack* merek *Indomach* di Pengemasan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer Teknik dan Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa unit pisau pemotong, beri *Grease* pada *As Guide* jika perlu.
- 4.1.2 Periksa kondisi *Rubber Roll*.
- 4.1.3 Periksa kondisi *Air Regulator Control*.
- 4.1.4 Periksa kondisi *Hidraulic Piston*.
- 4.1.5 Periksa kondisi *Hand Magnet Vibrator*.
- 4.1.6 Periksa kondisi *Element Roll*.
- 4.1.7 Periksa posisi *Thermo Couple*.

4.2 Pemeliharaan 12 mingguan :

- 4.2.1 Periksa kondisi oli Hidrolik, tambah oli jika memerlukan penambahan, atau ganti jika oli telah berubah warna atau kekentalannya.
- 4.2.2 Periksa kondisi *Grease* pada *Nozzle*, *Gear* dan rantai, tambah *Grease* jika diperlukan penambahan.
- 4.2.3 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :
 - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *sparepart* atau jasa luar.
 - 5.2.2 Diperlukan penambahan/penggantian oli.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 Jan 2013	1. Protap ini merupakan revisi protap no. MTCPP111 revisi 01 dengan perubahan merevisi sesuai struktur organisasi baru.

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Strip Pack Indomach</i>	No : PTPP1111
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : <i>[Signature]</i>

01	04 Jan 2016	1. Merevisi sesuai struktur organisasi baru.
02	01 SEP 2020	1. Pada logo perusahaan 2. Pada format dokumen sesuai ketentuan umum penyusunan dokumen XQS011. 3. Pada prosedur pemeliharaan 12 mingguan, menambahkan point 4.2.3. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

8 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Mesin & Fasilitas Lantai I, Pengemasan, Salep Syrup Serbuk dan Formulasi Litbang.	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	29 Agv 2020

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	01 Sep 2022	<i>[Signature]</i>	protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	12 Agv 2022	<i>[Signature]</i>	masih sesuai

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Strip Pack Indomach</i>	No : PTPP1111
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : 

2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			